

## 530 Bp/BpN 설치, 작동 및 유지보수 설명서

### 내용

<b>1 적합성 선언</b> .....	<b>4</b>
<b>2 편입 선언</b> .....	<b>5</b>
<b>3 4 펌프의 포장을 풀 때</b> .....	<b>6</b>
3.1 펌프 포장 풀기 .....	6
3.2 포장재 처리 .....	6
3.3 검사 .....	6
3.4 기본 제공 구성품 .....	6
3.5 보관 .....	6
<b>4 펌프 반품 정보</b> .....	<b>7</b>
<b>5 튜브연동식 펌프 - 개요</b> .....	<b>7</b>
<b>6 3 보증</b> .....	<b>8</b>
<b>7 안전 고지사항</b> .....	<b>9</b>
<b>8 펌프 사양</b> .....	<b>12</b>
8.1 사양 등급 .....	12
8.2 무게 .....	12
8.3 펌프헤드 옵션 .....	13
<b>9 8 올바른 펌프 설치 사례</b> .....	<b>14</b>
9.1 8.1 일반 권장사항 .....	14
9.2 해야 할 일과 하지 말아야 할 일 .....	15
<b>10 펌프 작동</b> .....	<b>16</b>
10.1 키패드 레이아웃 및 키 ID .....	16
10.2 시작 및 정지 .....	17
10.3 위쪽 및 아래쪽 방향키 사용 .....	17
10.4 최대 속도 .....	17
10.5 회전 방향 변경 .....	17
<b>11 9 전원 공급 장치에 연결</b> .....	<b>18</b>
11.1 도체 색상 코딩 .....	19

11.2 US NEMA 모듈 배선 .....	19
11.3 NEMA 모듈의 제어 케이블 접지 스크린 .....	19
<b>12 시작할 때 점검할 사항 .....</b>	<b>20</b>
<b>13 제어 배선 .....</b>	<b>21</b>
13.1 상부 D-커넥터 .....	21
13.2 PROFIBUS(프로피버스) .....	21
<b>14 처음으로 펌프 켜기 .....</b>	<b>31</b>
14.1 표시 언어 선택 .....	31
14.2 초기 운전 기본값 .....	33
<b>15 14 전원 투입 이후의 시퀀스 파워 사이클 .....</b>	<b>35</b>
<b>16 모드 메뉴 .....</b>	<b>36</b>
<b>17 수동 .....</b>	<b>37</b>
17.1 START .....	37
17.2 정지 .....	38
17.3 유량 증가 및 감소 .....	38
17.4 최대값 기능(수동 모드만 해당) .....	39
<b>18 Flow calibration(유량 교정) .....</b>	<b>40</b>
18.1 유량 교정 설정 .....	40
<b>19 PROFIBUS(프로피버스) .....</b>	<b>43</b>
19.1 MODE menu(모드 메뉴) .....	43
19.2 PROFIBUS가 활성화되었을 때 수동 모드 작동 .....	43
19.3 PROFIBUS(프로피버스) .....	45
19.4 펌프에서 PROFIBUS 스테이션 주소 할당 .....	47
19.5 PROFIBUS 통신 에러 .....	48
19.6 PROFIBUS GSD 파일 .....	50
<b>20 메인 메뉴 .....</b>	<b>53</b>
20.1 보안 설정 .....	54
20.2 일반 설정 .....	63
<b>21 Help(도움말) .....</b>	<b>75</b>
21.1 Help(도움말) .....	75
<b>22 19 문제 해결 .....</b>	<b>76</b>
22.1 누액 감지 .....	77
22.2 에러 코드 .....	77

22.3 기술 지원 .....	78
<b>23 드라이브 유지보수 .....</b>	<b>79</b>
<b>24 드라이브 예비 부품 .....</b>	<b>80</b>
<b>25 21 펌프헤드 교체 .....</b>	<b>81</b>
25.1 21 펌프헤드 교체 .....	81
<b>26 튜브 교체 .....</b>	<b>82</b>
26.1 연속 튜브 .....	82
26.2 튜브 엘레먼트 .....	83
<b>27 22 주문 정보 .....</b>	<b>85</b>
27.1 펌프 부품 번호 .....	85
27.2 튜빙 및 엘레먼트 부품 번호 .....	86
27.3 펌프헤드 예비 부품 .....	90
27.4 펌핑 부속품 .....	91
<b>28 23 성능 데이터 .....</b>	<b>93</b>
28.1 성능 곡선 .....	93
<b>29 24 상표 등록 .....</b>	<b>98</b>
<b>30 면책사항 .....</b>	<b>99</b>
<b>31 25 발행 기록 .....</b>	<b>100</b>

## 작동 지침 원본

이 설명서의 작동 지침 원본은 영어로 작성되었습니다. 설명서의 다른 언어 버전은 원본을 번역한 것입니다.



Watson-Marlow Limited  
Falmouth  
Cornwall  
TR11 4RU  
England



## EC Declaration of Conformity

1. 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)  
630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN)  
730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN, En, EnN)
2. Manufacturer:  
Watson Marlow Ltd  
Bickland Water Road  
Falmouth  
TR11 4RU  
UK
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
4. All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories.
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:  
Machinery Directive 2006/42/EC  
EMC Directive 2014/30/EC  
ROHS Directive 2015/863
6. Harmonised standards used:  
BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements  
EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: General requirements  
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
7. Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to BS EN 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010, UL 61010-1:2010 and CAN/CSA C22.2 Bo 61010-1:2010 and issued certification of compliance to these standards.

Signed for and behalf of:  
Watson Marlow Ltd  
Falmouth, November 2019

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

적합성 선언



Watson-Marlow Ltd  
Falmouth  
Cornwall  
TR11 4RU  
England

## Declaration of Incorporation

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a machine or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.

We hereby declare that:

Peristaltic Pump

Series: 530, 630 and 730 cased pumps

the following harmonised standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:

Safety of Machinery – EN ISO 12100

Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines BS EN 60204-1

Quality Management System – ISO 9001

and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmission shall be by mail or email.

The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Person authorised to compile the technical documents:

Nancy Ashburn, Head of Design & Engineering, Watson-Marlow Ltd

Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 20.04.2020

Responsible person:

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Ltd

## 3 4 펌프의 포장을 풀 때

### 3.1 펌프 포장 풀기

모든 부품의 포장을 주의하여 풀고, 모든 구성품이 누락되지 않고 양호한 상태인지 확인 될때까지 포장 상태를 유지합니다. 아래에 제공한 구성품 목록을 보고 확인하십시오.

### 3.2 포장재 처리

포장 재료는 지역의 규정에 따라 안전하게 처리하십시오. 외부 판지 상자는 골판지로 제작되었으며 재 활용할 수 있습니다.

### 3.3 검사

모든 구성품이 있는지 확인하십시오. 운반 중에 손상된 구성품이 있는지 검사하십시오. 누락되거나 손상된 구성품이 있으면 즉시 구입처에 연락하십시오.

### 3.4 기본 제공 구성품

#### 530 구성품

- 530 펌프 드라이브 장치, 520R2 또는 특정 펌프로 지정된 경우 다른 펌프헤드
- 지정된 전원 케이블(펌프 드라이브 장치에 연결됨)
- BpN인 경우 IP66, NEMA 4X 펌프 유입 방지를 제공하는 530N 모듈.
- **참고:** 모듈은 운반을 위해 부착되어 있지만 배선, 전압 선택 및 검사를 가능하게 하려면 탈거한 다음 펌프가 작동하기 전에 다시 부착해야 합니다.
- 빠른 시작 설명서를 포함하고 있는 제품 안전 정보 책자

### 3.5 보관

본 제품은 장기간의 유통 기간을 가지고 있습니다. 하지만, 모든 부품이 정상적으로 작동하려면 보관 에 각별히 주의해야 합니다. 보관 후, 보관 권장사항과 튜브 사용기한을 준수하시기 바랍니다.

## 4 펌프 반품 정보

반품하기 전 반드시 제품을 깨끗이 하고 오염 물질을 제거해야 합니다. 이를 확인하는 신고서는 물품을 반송하기에 앞서 당사로 먼저 전송해야 합니다.

장비에 달은 모든 유체에 대한 오염 제거 선언서를 제품과 함께 반송해야 합니다.

신고서가 접수되면 반품 승인 번호를 발급해 드립니다. 당사는 반품 승인 번호를 표시하지 않은 장비에 대한 차단 또는 거부할 권리가 있습니다.

각 제품에 대해 개별 오염 제거 인증서를 작성하고, 반환할 지점을 표시하는 올바른 양식을 사용하십시오. 의문 사항은 해당 지역의 담당자에게 문의하시면 추가 지원을 받을 수 있습니다.

## 5 튜브연동식 펌프 - 개요

튜브연동식 펌프는 막히거나 부식될 수 있는 밸브, 씰 또는 글랜드가 없는 가장 단순한 펌프입니다. 액체는 튜브의 보어에만 접촉하므로 펌프가 액체를 오염시키거나 액체가 펌프를 오염시킬 위험이 없습니다. 튜브연동식 펌프는 건조 상태에서도 아무 위험 없이 작동할 수 있습니다.

### 작동 원리

압축 튜브는 롤러와 트랙 사이에서 원호를 그리며 압축되어 접촉 지점에서 씰링을 형성합니다. 롤러가 튜브를 따라 전진하면 씰도 전진합니다. 롤러가 지나간 후 튜브는 원래 모양으로 돌아가므로 입구 포트에서 인출된 액체에 의해 채워진 일부 진공을 형성합니다.

롤러가 트랙 끝까지 도달하기 전에 트랙의 시작 부분에서 두 번째 롤러가 튜브를 압축하여 압축 지점 사이의 유체를 격리합니다. 첫 번째 롤러가 트랙을 떠나면 두 번째 롤러는 펌프의 토출구를 통해 유체를 내보내면서 계속 진행합니다. 동시에 두 번째 롤러 뒤에 부분 진공이 형성되고 입구 포트에서 이 진공 안으로 더 많은 액체가 유입됩니다.

역류 및 사이편 작용은 일어나지 않으며 펌프는 비활성 상태에서 튜브를 효과적으로 씰링합니다. 밸브는 필요하지 않습니다.

엄지와 손가락으로 부드러운 튜브를 누르고 따라가며 밀면 액체가 튜브의 한 쪽 끝에서 배출되고 그 사이에 반대쪽에서 더 많은 액체가 유입됩니다.

동물의 소화 기관도 유사한 방법으로 작동합니다.

### 적합한 용도

튜브연동식 펌프는 끈끈하고, 전단에 민감하고, 부식성과 연마성 액체 및 떠 있는 고체가 포함된 액체를 포함한 대부분의 액체에 최적화되어 있습니다. 위생이 중요한 펌핑 작업에 특히 유용합니다.

튜브연동식 펌프는 양변위 원리에 따라 작동하며, 계량, 도징 및 디스펜스 용도에 특히 적합합니다. 펌프는 설치가 용이하고 작동이 간단하며 유지 관리 비용이 적습니다.

## 6 3 보증

Watson-Marlow Ltd(이하 "Watson-Marlow")는 이 제품이 정상적으로 사용하고 서비스하는 경우 선적 날짜로부터 5년 동안 재질과 기능 면에서 결함이 없을 것임을 보증합니다.

Watson-Marlow의 제품 구입으로 발생하는 배상 청구에 대한 Watson-Marlow의 단독 책임과 고객의 배타적인 구제는 Watson-Marlow의 재량으로 수리, 교체 및 적용 가능한 경우 환불입니다.

서면으로 달리 합의한 경우를 제외하고, 전술한 보증은 제품을 판매한 국가로 제한됩니다.

Watson-Marlow의 어떤 직원, 대리인 또는 대표자도 Watson-Marlow의 임원이 서면으로 작성하고 서명하지 않은 한 앞에 명시한 보증 이외의 보증에 Watson-Marlow를 구속시킬 권한이 없습니다. Watson-Marlow는 제품이 특정 목적에 적합하다는 보증을 하지 않습니다.

어떤 경우에도:

- i. 고객의 배타적인 구제에 대한 비용이 제품의 구입 가격을 초과할 수 없습니다.
- ii. (i) Watson-Marlow은 피해가 발생하더라도 그리고 Watson-Marlow가 해당 피해의 가능성을 조인한 경우에도 특수한, 간접적인, 우연한, 파생적인 또는 전형적인 피해에 대해 책임지지 않습니다.

Watson-Marlow는 다른 제품, 기계, 건물 또는 재산에 야기된 피해나 부상을 포함하여 직/간접적으로 Watson-Marlow 제품과 관련된 또는 제품 사용으로 발생한 손실, 피해 또는 비용에 대해 책임지지 않습니다. Watson-Marlow는 이익 상실, 시간 손실, 불편, 펌핑 대상 제품의 손실 및 생산 손실을 포함하되 이에 국한되지 않고 결과적인 피해에 대해 책임지지 않습니다.

이 보증은 Watson-Marlow에 대해 제거, 설치, 운반 비용 또는 보증 청구와 관련하여 발생할 수 있는 다른 비용의 부담을 의무화하지 않습니다.

Watson-Marlow는 반쯤한 물품의 선적 피해에 대해 책임지지 않습니다.

### 조건

- 제품을 예약하고 Watson-Marlow 또는 Watson-Marlow가 승인한 서비스 센터에 반품해야 합니다.
- 모든 수리 및 수정은 Watson-Marlow Ltd 또는 Watson-Marlow가 승인한 서비스 센터에 의해 또는 Watson-Marlow가 서면으로 명시적으로 허가하고 Watson-Marlow 관리자 또는 중역이 서명한 후에 수행해야 합니다.
- 모든 원격 제어 또는 시스템 연결은 Watson-Marlow의 권고에 따라 수행해야 합니다.
- 모든 PROFIBUS 시스템은 PROFIBUS 승인 설치 엔지니어가 설치하거나 인증해야 합니다.
- 모든 EtherNet/IP™ 시스템은 적절한 교육을 받은 엔지니어가 설치하거나 인증해야 합니다.

### 예외사항

- 튜브와 펌핑 엘레먼트를 포함한 소모품은 제외합니다.
- 펌프헤드 롤러는 제외합니다.
- 정상적인 마모 또는 합리적인 적절한 유지보수 부족에 의해 필요하게 된 수리나 서비스는 제외합니다.
- Watson-Marlow의 판단으로 남용 또는 오용되었거나 악의적 또는 우발적인 피해 또는 부주의에 노출된 제품은 제외합니다.
- 전기 서지에 의해 야기된 고장은 제외합니다.
- 올바르지 않거나 표준 이하의 시스템 배선으로 인한 고장은 제외됩니다.
- 화학적 공격에 의한 피해는 제외합니다.
- 누액 감지기 같은 보조장치는 제외합니다.
- 자외선 또는 직사광선에 의해 야기된 고장.
- Watson-Marlow 제품을 분해하려는 시도가 있는 경우 제품 보증이 무효가 됩니다.

Watson-Marlow는 언제든지 이 조항과 조건을 수정할 권리가 있습니다.



## 7 안전 고지사항

이 안전 정보를 이 사용 설명서의 나머지 부분과 함께 사용해야 합니다.

안전과 관련하여 이 펌프 및 펌프헤드는 역량이 있고 적절한 교육을 받은 담당자가 설명서를 읽고 숙지한 뒤 모든 관련 위험을 고려한 후에만 사용해야 합니다. 펌프가 Watson-Marlow Ltd에 지정되지 않은 방법으로 사용된 경우, 펌프에서 제공되는 보호장치가 훼손될 수 있습니다. 본 장비의 설치 또는 유지보수에 참여하는 모든 개인은 작업을 수행하기에 충분한 자격을 갖추어야 합니다. 또한 관련된 모든 보건 및 안전 프로토콜, 규정, 그리고 지침을 숙지해야 합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 잠재적 위험에 대하여 적절한 안전 지침을 준수하고 주의를 기울여야 한다는 것을 의미합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 움직이는 부품을 손가락으로 만지지 말라는 것을 의미합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 주의, 뜨거운 표면을 의미합니다.



이 펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 주의, 감전 위험을 의미합니다.



펌프와 설명서 내부에 사용된 이 기호는 개인 보호 장비(PPE)를 착용해야 함을 의미합니다.



펌프와 설명서에 사용된 이 기호는 이 제품을 EU 폐 전기 및 전자 장비(WEEE) 지침의 조건에 따라 재활용하라는 것을 의미합니다.



630 및 730 펌프의 내부에는 저절로 초기화되는 온도 퓨즈가 있으며, 이 퓨즈가 작동하면 오류 코드 "Err17 Under Voltage"가 표시됩니다.



승강, 운반, 설치, 운전, 유지보수 및 수리에 관한 기본적인 작업은 자격을 갖춘 작업자만이 수행해야 합니다. 본 장치는 작업을 수행하는 동안 주전원과 분리되어야 합니다. 모터는 실수로 기동되지 않도록 보호해야 합니다.



일부 펌프는 중량이 18kg에 이릅니다(정확한 중량은 모델과 펌프헤드에 따라 달라짐 - 펌프 참조). 들어올리기는 표준 보건 및 안전 지침에 따라 수행해야 합니다. 하부 측면에 들어올리기 편하도록 손가락이 들어가는 부분이 만들어져 있으며, 또한 펌프헤드와 (결합된 경우)'N' 모듈을 펌프 후면에서 잡으면 펌프를 들어올리기 편할 수 있습니다.



펌프 후면에 사용자가 교환할 수 있는 퓨즈가 있습니다. 일부 국가의 특정 주전원 플러그에는 추가적으로 교환 가능한 퓨즈가 포함되어 있습니다. 퓨즈는 동일한 등급으로 교환해야 합니다.



이 펌프 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 퓨즈나 부품이 없습니다.

참고 - 주전원 공급 케이블은 펌프에 내장되어 공급되므로 사용자가 교환할 수 없습니다.

해당 지역에 대한 전압 선택 스위치를 확인합니다.



주 주 플러그가 IP66 펌프에 제공됩니다. 케이블의 NEMA 모듈 끝단에 있는 글랜드는 IP66 등급입니다. 케이블의 반대쪽 끝단에 있는 주전원 프러그는 IP66 등급이 아닙니다. 주전원 공급 장치와 연결이 IP66 등급인지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.

이 펌프는 의도된 목적에만 사용해야 합니다.

펌프는 작업과 유지보수를 용이하게 하기 위해 언제든지 접근이 가능해야 합니다. 접근부가 막혀 있거나 차단되어 있어서는 안 됩니다. Watson-Marlow가 테스트하고 승인한 장치를 제외하고 어떠한 장치도 드라이브 유닛에 장착하지 마십시오. 이 사항을 준수하지 않으면 작업자 부상 또는 재산 피해를 초래할 수 있으며 이러한 경우에는 책임지지 않습니다.

펌프의 주전원 플러그는 분리 장치입니다(비상 시 주전원 공급 장치에서 모터 드라이브 분리). 펌프 위치를 주전원 플러그가 분리되기 어렵게 지정하지 마십시오.



위험한 액체를 펌핑하려는 경우, 작업자의 부상을 방지하기 위해 특정 액체와 용도에 적용되는 안전 절차를 준수해야 합니다.



이 제품은 ATEX 지침을 준수하지 않으며 폭발 환경에서 사용하면 안 됩니다.



펌핑할 화학물질이 펌프와 함께 사용할 펌프헤드, 윤활제(적용 가능한 경우), 튜브, 배관 및 피팅과 호환되는지 확인합니다. 다음 웹 사이트에서 찾을 수 있는 화학 호환성 가이드 참조: [www.wmftg.com/chemical](http://www.wmftg.com/chemical). 다른 종류의 유체를 이송할 경우, Watson-Marlow에 문의하여 내화학성 여부를 확인하십시오.



오토리스타트 기능이 활성화되면 전원을 켜자마자 펌프가 작동하는 원인이 될 수 있습니다.

오토리스타트 기능은 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모도즈 모드에서만 작동합니다.

오토리스타트 기능이 활성화되면 "!" 심볼이 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(펌프는 이전 설정으로 재시작함).

오토리스타트 기능을 시간당 주 전원 시작 20회, . 자주 시동해야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.



펌프가 네트워크 모드 또는 아날로그 모드로 구성되어 있다면 전원을 켜 직후를 포함하여 언제든지 원격 명령에 응답합니다. "!" 기호가 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(예시: 키를 누르지 않고도 원격 설정 포인트로 펌프를 시작할 수 있음).



펌프헤드 내부에 움직이는 부품이 있습니다. 공구로 잠금을 해제할 수 있는 가스 또는 공구로 잠금을 해제할 수 있는 트랙을 열기 전에 다음 안전 지침을 준수하십시오.


1. 펌프가 주전원으로부터 격리되었는지 확인합니다.
2. 파이프라인에 압력이 없는지 확인합니다.
3. 튜브 고장이 발생한 경우, 펌프헤드 내의 유체가 적합한 그릇, 용기 또는 배수구로 배출될 수 있는지 확인합니다.
4. 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.



펌프의 움직이는 부품으로부터 주된 운영자 보호는 펌프헤드 안전장치에 의해 제공됩니다. 참고로 안전장치는 펌프헤드 유형에 따라 다릅니다. 설명서의 펌프헤드 부분을 참조하십시오.

## 8 펌프 사양

### 8.1 사양 등급

작동 온도	5°C~40°C(41F~104F)
보관 온도	530: -40°C~70°C(-40F~158F)
습도(비응축)	31°C(88F)까지 80%, 40°C(104F)에서 50%까지 선형으로 감소
최대 고도	2000m(6560ft)
전력 등급	530: 135VA
공급 전압	100-120V/200-240V 50/60Hz 1pH (지역 코드 세트 및 공급에 따라 다름)
최대 전압 변동	공칭 전압의 +/-10%. 잡음 면역성 모범 사례를 준수하는 케이블 연결과 함께 잘 조절된 주전원이 필요합니다.
전체 부하 전류	530: <0.6A@ 230V; <1.25A @ 115V
퓨즈 정격	T2.5AH250V (5x20mm)
설치 범주 (과전압 범주)	II
오염 등급	2
IP	530: IP31 ~ BS EN 60529, N 모듈과 함께 제공되는 경우 IP66 ~ BS EN 60529. NEMA 4X ~ NEMA 250과 동일*(실내 사용 - 장시간 자외선 노출로부터 보호)
dB 등급 	530: < 70dB (A) @ 1m
제어비	530: 0.1-220rpm(2200:1)
최대 속도	530: 220rpm

### 8.2 무게

530	드라이브만 해당		+ 520R, 520R2		+ 520REL, 520REM, 520REH		+ 505L	
	IP31	9.7kg	21lb 6oz	10.6kg	23lb (5oz)	10.5kg	23lb(3oz)	12.2kg
IP66	10.6kg	23lb (5oz)	11.5kg	25lb (5oz)	11.4kg	25lb(2oz)	13.1kg	28lb (13oz)



일부 펌프는 중량이 18kg에 이릅니다(정확한 중량은 모델과 펌프헤드에 따라 달라짐 - 펌프 참조). 들어올리기는 표준 보건 및 안전 지침에 따라 수행해야 합니다. 하부 측면에 들어올리기 편하도록 손가락이 들어가는 부분이 만들어져 있으며, 또한 펌프헤드와 (결합된 경우) 모듈을 펌프 후면에서 잡으면 펌프를 들어올리기 편할 수 있습니다.

### 8.3 펌프헤드 옵션

#### 530 펌프 제품군

520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM, 505L, 505CA, 313, 314, 314MC and 318MC.



## 9 8 올바른 펌프 설치 사례

### 9.1 8.1 일반 권장사항

기어박스의 올바른 윤활과 정확한 펌프헤드 동작을 보장하기 위해 펌프를 평평하고 수평이고 단단하고 과도한 진동이 없는 평면에 배치할 것을 권장합니다. 열이 분산될 수 있도록 펌프 주위에 공기가 자유로이 흐를 수 있도록 합니다. 펌프 주변의 주위 온도가 권장 최대 작동 온도를 초과하지 않도록 하십시오.


펌프의 키패드에 있는 STOP 키를 누르면 펌프는 정지합니다. 그러나 펌프 주전원에 적합한 로컬 비상 정지 장치를 결합할 것을 권장합니다.

펌프를 권장 최대 수보다 많이 겹쳐쌓지 마십시오. 펌프를 겹쳐쌓는 경우 펌프군의 모든 펌프 주변의 주위 온도가 권장 최대 작동 온도를 초과하지 않아야 합니다.



펌프를 로터 회전이 시계 방향이든 또는 시계 반대 방향이든 편리한 방향으로 회전하도록 설정할 수 있습니다.

그러나 참고로 일부 펌프 헤드의 경우 로터가 시계 방향으로 회전하면 튜브 수명이 더 길어지고 로터가 시계 반대 방향으로 회전하면 압력을 받을 때의 성능이 최대로 높아집니다. 일부 펌프 헤드에서 압력을 달성하려면 펌프가 시계 반대 방향으로 회전해야 합니다.

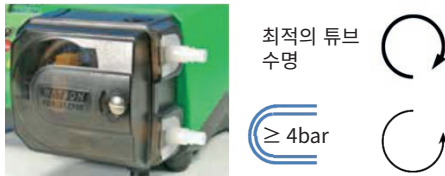

연동식 펌프는 역류 방지를 위해 자체 프라이밍과 자체 씰링됩니다. 아래에 지정한 경우를 제외하고 입구 또는 배출 라인에 밸브가 필요하지 않습니다.



사용자는 펌프헤드 또는 튜브 고장이 발생한 경우 가압된 유체가 갑자기 방출되는 것을 방지하기 위해 펌프와 배출 배관 사이에 비복귀 밸브를 결합해야 합니다. 이 밸브를 펌프 배출구 바로 뒤에 결합해야 합니다.

프로세스 흐름에 있어서 밸브는 펌프 작동 전에 열려 있어야 합니다. 토출 밸브가 닫힌 상태에서 실수로 작동하여 손상이 발생하는 것을 방지하려면, 펌프와 펌프의 토출 측 밸브 사이에 감압 장치를 장착하는 것이 좋습니다.

## 9.2 해야 할 일과 하지 말아야 할 일

- 공기가 적절히 흐르지 않는 좁은 장소에 펌프를 두지 마십시오.
- 공급 및 흡입 튜브를 가능하면 짧고 똑바르게 유지하고(1m 이하로 짧은 것이 이상적) 가장 똑바른 경로로 흐르게 하십시오. 큰 반경; 튜브 직경의 최소 4배인 굴절을 사용하십시오. 연결 배관에 걸리는 압력을 최소화하기 위해서는 적절한 배관 연결 및 피팅 작업이 이루어져야 합니다. 특히 흡입측 배관의 경우 관 축소기 및 펌프 헤드 섹션보다 더 짧은 보어 튜브를 사용하지 마십시오. 파이프라인의 모든 밸브는 흐름을 제한하지 않아야 합니다. 펌프가 운전 중일 때 유로상의 밸브는 열려 있어야 합니다.
- 부드러운 내경이 최소 1m보다 긴 튜브의 경우 임펄스 손실과 파이프라인에서의 맥동을 최소화하기 위해 연성 튜브를 펌프 헤드의 유입구와 배출구에 연결하십시오. 이는 점성 유체 및 단단한 배관에 연결할 때 특히 중요합니다.
- 튜브 직경 보어 이상의 흡입관 및 공급관을 사용하십시오. 끈끈한 유체를 펌핑하는 경우 펌프 튜브보다 여러 배 더 큰 보어를 가진 관을 사용하십시오.
- 펌프를 가능하면 펌핑할 유체의 레벨 또는 좀더 낮은 레벨에 배치하십시오. 그래야만 과량 흡입이 보장되고 펌핑 효율이 최대로 높아집니다.
- 점성 유체를 펌핑하는 경우 저속으로 가동하십시오. 과량 흡입은 특히 점성이 있는 물질의 경우 펌프 성능을 향상시킵니다.
- 튜브, 유체 또는 연결 배관을 교환한 후에는 다시 보정하십시오. 또한 정확도를 유지하기 위해 펌프를 주기적으로 다시 교정하는 것이 좋습니다.
- 튜브 또는 펌프헤드와 호환되지 않는 화학물질을 펌핑하지 마십시오.
- 튜브 또는 엘레먼트가 펌프 헤드에 장착되지 않은 상태에서 펌프를 가동하지 마십시오.
- 제어 케이블과 주전원 케이블을 함께 꼬지 마십시오.
- 제품에 N 모듈이 있는 경우 해당 모듈을 실이 그대로 있고 올바른 위치에 지정된 상태에서 장착하십시오. 케이블 글랜드의 구멍이 IP/NEMA 정격을 유지하기에 적절하게 밀봉되도록 하십시오.
- 펌프가 PROFIBUS 변형인 경우 PROFIBUS 설치 지침에 따라 설치되었는지 확인하십시오.
- PROFIBUS 신호 케이블을 너무 많이 구부리지 마십시오.

튜브 선택: Watson Marlow 웹 사이트에 게시된 화학적 호환성 가이드를 지침으로 사용하십시오. 튜브 재료와 대상 유체의 호환성에 관하여 의심스러운 경우 잠긴 흔적을 위해 Watson-Marlow 튜브 샘플 카드를 요청하십시오.

Marpren 또는 Biopren 연속 튜브를 사용하는 경우, 처음 30분 가동 후 튜브의 장력을 다시 조정하십시오.

## 10 펌프 작동

### 10.1 키패드 레이아웃 및 키 ID



#### HOME(원위치) 키

HOME(원위치) 키를 누르면 마지막 알려진 작동 모드로 돌아갑니다. HOME(원위치) 키를 누른 상태에서 펌프 설정을 수정하면 설정 변경사항을 무시하고 마지막 알려진 작동 모드로 돌아갑니다.

#### FUNCTION(기능) 키

FUNCTION(기능) 키를 누르면 화면상에서 관련 기능 키 바로 위에 표시된 기능이 수행됩니다.

#### ▲ 및 ▼ 키

이 키는 펌프 내에서 프로그래밍할 수 있는 값을 변경하는 데 사용됩니다. 또한 메뉴에서 선택 막대를 위쪽 및 아래쪽으로 이동할 때에도 사용됩니다.

#### MODE(모드) 키

모드 또는 모드 설정을 변경하려면 MODE(모드) 키를 누릅니다. MODE(모드) 메뉴로 전환하려면 언제든지 MODE(모드) 키를 누를 수 있습니다. MODE(모드) 키를 누른 상태에서 펌프 설정을 수정하면 설정 변경사항을 무시하고 MODE(모드) 메뉴로 돌아갑니다.



## 10.2 시작 및 정지





## 10.3 위쪽 및 아래쪽 방향키 사용



## 10.4 최대 속도



## 10.5 회전 방향 변경

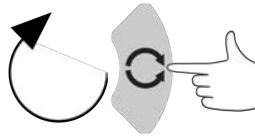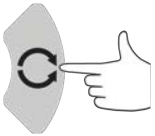

## 11 9 전원 공급 장치에 연결

잡음 면역성 모뎀 사례를 준수하는 케이블 연결과 함께 잘 조절된 주전원이 필요합니다. 3상 접촉기 및 유도 히터와 같이 소음을 유발하는 주요 전기 장치와 드라이브를 함께 설치하지 않는 것이 좋습니다.



전압 선택기를 100-120V 50/60Hz 전원의 경우 115V 또는 200-240V 50/60Hz 전원의 경우 230V로 설정합니다. 주전원에 연결하기 전에 언제나 전압 선택기 스위치를 점검하십시오. 그렇지 않으면 펌프가 손상됩니다.

~100-120V



~200-240V



접지된 단상 주전원 공급 장치에 적합하게 연결하십시오.



펌프가 'N' 모듈을 포함한 유형인 경우, 모듈이 정위치에 조립되어 있는 동안 전압 선택기를 볼 수 없습니다. 전압 선택기는 펌프 후면의 스위치판에 장착되어 있으며 'N' 모듈에 의해 방수가 됩니다. 모듈을 탈거해야 스위치판에 접근할 수 있습니다. 모듈을 탈거하고 스위치를 검사한 후 모듈을 다시 결합하여 전원 공급 장치에 적합하게 설정된 것을 확인할 때까지 펌프를 켜지 마십시오.



1.



2.



3.



4.



전기 잡음이 과도한 경우 시중에서 구입할 수 있는 전원 전압 서지 억제장치를 사용할 것을 권장합니다.



모든 전원 공급 장치 케이블이 장비에 적합한 정격인지 확인하십시오. 제공된 전원 케이블만을 사용하십시오.



펌프를 장비가 사용 중일 때 분리 장치에 쉽게 접근할 수 있도록 배치해야 합니다.



주 주 플러그가 IP66 펌프에 제공됩니다. 케이블의 NEMA 모듈 끝단에 있는 글랜드는 IP66 등급입니다. 케이블의 반대쪽 끝단에 있는 주전원 프러그는 IP66 등급이 아닙니다. 주전원 공급 장치와 연결이 IP66 등급인지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.

## 11.1 도체 색상 코딩


도체 종류	유럽 색상	북아메리카 색상
선로	갈색	검정색
중성선	파란색 (Universal+만 해당)	흰색
접지	녹색/노란색	녹색

## 11.2 US NEMA 모듈 배선

A로 끝나는 부품 번호(xxx.xxxx.xxA)가 있는 530, 630, 730 Du, S, U 및 PROFIBUS 케이스형 펌프에 장착된 NEMA 4X 모듈에는 두 쌍의 배선 포트가 있습니다. 글랜드와 함께 2개의 M16 포트가 제공되어 직경이 4mm ~ 10mm(5/32인치 ~ 13/32인치)인 원형 단면 케이블을 설치합니다. 최소 IP66 등급을 위해서는 글랜드와 함께 2개의 M20 포트가 제공되어 직경이 10mm ~ 14mm(13/32인치 ~ 9/16인치)인 원형 단면 케이블을 설치합니다.

4개의 어댑터 또한 제공되는데, 3/8인치 NPT 암형에 대한 2개의 M16 수형과 1/2인치 NPT 암형에 대한 2개의 M20 수형입니다. 이것은 NPT 나사산이 필요한 연성 도관 시스템을 장착하는 데 사용할 수 있습니다.

## 11.3 NEMA 모듈의 제어 케이블 접지 스크린

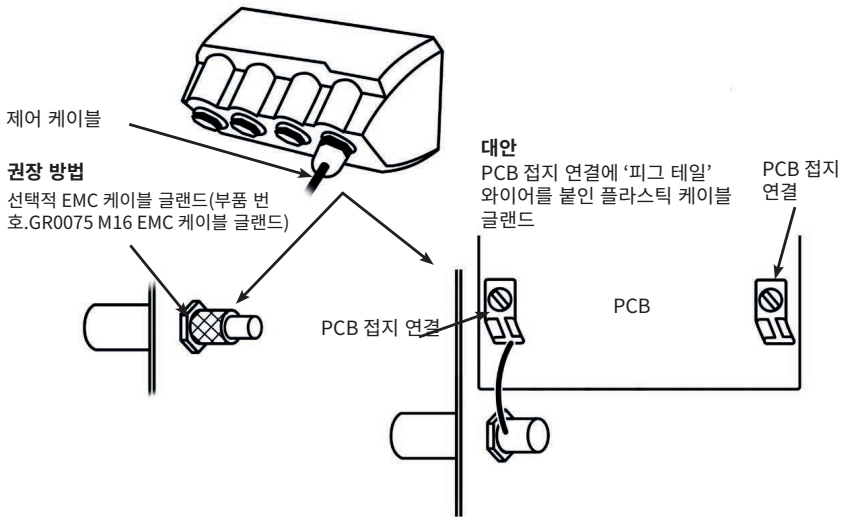

## 12 시작할 때 점검할 사항

**참고:** 또한 1페이지의 "튜브 교체 " 페이지82.

- 펌프와 흡입 및 배출 배관 사이가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- 적합한 전원 공급 장치에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- "8 올바른 펌프 설치 사례 " 페이지14 섹션의 권고를 따르고 있는지 확인하십시오.

## 13 제어 배선



D-커넥터에 주전원을 공급하지 마십시오. 표시된 핀에 정확한 신호를 공급하십시오. 표시된 최대값으로 신호를 제한합니다. 다른 핀의 양단에 전압을 공급하지 마십시오. 영구적 손상을 초래할 수 있으며, 이 경우 보증이 적용되지 않습니다.



4-20mA 및 저전압 신호를 주전원에서 분리되도록 유지합니다. 별도의 입력 케이블을 사용하십시오. EMC 모범 사례를 따르고 마감 처리된 글랜드의 사용을 권장합니다.




여러 번 곧 전선이 주름 지고 전선 직경에 적합한지 확인합니다 (NEMA 또는 SCADA 모델 연결에만 적용하고, 보조 D 커넥터 유형의 터미네이션에는 적용하지 않음). 이렇게 하지 않을 경우 감전될 수 있습니다.



### 13.1 상부 D-커넥터


권장 제어 케이블: 7/0.2mm 24AWG 차폐형 케이블 차폐는 전도성 백셸(back-shell)에 360도 연결한 상태에서 접지해야 합니다. 이는 D 커넥터 본체를 통해 펌프 주전원 접지에 연결됩니다. 주전원 접지는 핀 1 상부 D 및 핀 13 하부 D에서도 사용할 수 있습니다.

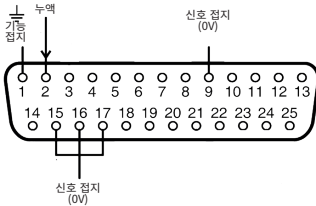

상부 D-커넥터

### 13.2 PROFIBUS(프로피버스)

PROFIBUS 9 way D 커넥터 PROFIBUS DP 설치에 사용하기에 적합한 케이블을 사용해야 합니다.

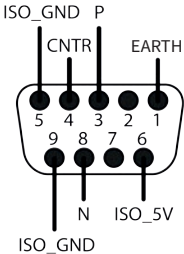

일반 스테이션 데이터(GSD) 파일을 사용하여 PROFIBUS 펌프를 PROFIBUS DP V0 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이 파일은 펌프를 식별하며 통신 설정을 포함한 키 데이터, 수신할 수 있는 명령 및 조희 시 PROFIBUS 마스터에 전달할 수 있는 진단 정보를 포함하고 있습니다.


**참고:** 펌프에 대한 데이터 흐름은 마스터 장치 공급자 간의 처리가 다르기 때문에 바이트를 뒤바꾸어야 할 수 있습니다.

GSD 파일(파일 이름 WAMA0F70.GSD)은 당사 웹 사이트 [wmftg.com](http://wmftg.com)에서 찾을 수 있습니다.

### 사용자 매개변수 데이터

사용자 매개변수 데이터는 GSD 파일의 'Ext\_User\_Prm\_Data\_Const(0)'에 값을 입력하여 설정됩니다. 이 데이터를 아래에 나타냈으며 관련 바이트는 표에 수록되어 있습니다. GSD 파일을 추가로 변경해서는 안 되며 Watson-Marlow는 GSD 파일 변경으로 발생한 펌프 고장에 대해 책임지지 않습니다.

**Ext\_User\_Prm\_Data\_Const(0)= 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00**

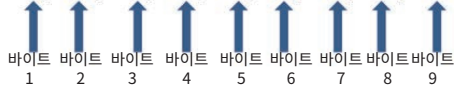

8비트	바이트 1	미리 배경됨
8비트	바이트 2	헤드 유형
8비트	바이트 3	최소 속도(부호 없는 16비트의 상위 바이트)
8비트	바이트 4	최소 속도(부호 없는 16비트의 하위 바이트)
8비트	바이트 5	최대 속도(부호 없는 16비트의 상위 바이트)
8비트	바이트 6	최대 속도(부호 없는 16비트의 하위 바이트)
8비트	바이트 7	장애 조치 모드 구성
8비트	바이트 8	장애 조치 속도(부호 없는 16비트의 상위 바이트)
8비트	바이트 9	장애 조치 속도(부호 없는 16비트의 하위 바이트)

### 예: Ext\_User\_Prm\_Data\_Const(0) =

펌프 유형	펌프 헤드	Fieldbus 최소 속도 설정 시드(상위 바이트)	Fieldbus 최소 속도 설정 시드(하위 바이트)	Fieldbus 최대 속도(상위 바이트)	Fieldbus 최대 속도(하위 바이트)	장애 조치	장애 조치 속도(상위 바이트)	장애 조치 속도(하위 바이트)	
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	= 520R 헤드가 있는 530
0x00	0x00	0x01	0xF4	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	= 520R 헤드가 있는 530, 최소 속도 설정 및 50RPM 포함

0x00	0x00	0x00	0x00	0x05	0xDC	0x00	0x00	0x00	= 520R 헤드가 있는 530, 150RPM에서 최대 속도 설정 포함
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x01	0x00	0x00	= 520R 헤드가 있는 530, 마지막으로 요청한 속도에서 장애 조치 설정 포함
0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x02	0x02	0xEE	= 520R 헤드가 있는 530, 12.8rpm에서 장애 조치 설정 포함

### 펌프 유형

값	펌프
0x00	530 (기본값)
0x01—	530
0x02—	630
0x03—	730

### Pumphead type(펌프헤드 유형)

값	Pumphead펌프헤드
0x01—	사전 할당됨
0x—00	520R
0x—01	520R2
0x—02	520 새니터리 Tri-clamp 엘레먼트(520REL, 520REM 및 520REH 펌프헤드용)
0x—03	520 산업용 킥 릴리스 엘레먼트(520REL, 520REM 및 520REH 펌프헤드용)
0x—04	505L(연속식 튜브)
0x—05	313D
0x—06	313D2
0x—07	505L(더블 Y 엘레먼트)
0x—09	505CA
0x—0A	314D
0x—0B	314D2

**참고:** 숫자 값에 소수점을 포함할 수 없습니다. 속도를 입력하려면 소수점을 오른쪽으로 한 자리 이동하고 정수를 입력합니다. 튜브 크기를 입력하려면 소수점을 오른쪽으로 두 자리 이동하고 정수를 입력합니다. 아래 예제 참조:

**데이터 예제**

<b>속도 (rpm)</b>	<b>값</b>
123.4	1234

**최소/최대 속도 설정**

최소/최대 속도 매개변수는 PROFIBUS 인터페이스에서 최소 및 최대 속도를 설정하기 위해 사용됩니다. 값은 제어값의 일치하는 비트가 활성화되고 0이 아닌 경우에만 사용됩니다. 모든 값은 16비트 부호 없는 숫자(헤드 속도의 RPM의 1/10 단위)입니다.

**장애 조치**

장애 조치 사용자 매개변수는 PROFIBUS 통신 장애가 발생한 경우 취할 정확한 조치 과정을 설정하기 위해 사용됩니다. 장애 조치 바이트는 다음 표와 같이 구성됩니다. 비트를 설정하지 않거나 잘못된 비트 패턴을 설정하면 초기 페일 세이프 작동에 따라 펌프가 정지됩니다.

<b>비트</b>	<b>설명</b>
0x00	장애 조치 없음
0x01	마지막으로 요청한 속도
0x02	장애 조치 속도

장애 조치 속도 매개변수는 PROFIBUS 통신 오류가 발생하고 장애 조치 사용자 매개변수의 비트 1이 설정된 경우 펌프를 구동해야 하는 속도를 설정하기 위해 사용됩니다.

**14.10 PROFIBUS 데이터 교환**

기본 주소:	126
PROFIBUS ID:	0x0F70
GSD 파일:	WAMA0F70.GSD
구성:	0x62, 0x5D (3워드 출력, 14워드 입력)
사용자 매개변수 바이트:	6



주기적 데이터 쓰기(마스터에서 펌프로)		
16비트	바이트 1	제어 워드(상위 바이트)
	바이트 2	제어 워드(하위 바이트)
16비트	바이트 3	펌프헤드 속도 설정점(부호 없음)(상위 바이트)
	바이트 4	펌프헤드 속도 설정점(부호 없음)(하위 바이트)
16비트	바이트 5	회전당 $\mu$ 에서 유량 교정 설정 (상위 바이트)
	바이트 6	회전당 $\mu$ 에서 유량 교정 설정 (하위 바이트)

제어 워드	
비트	설명
0	모터 가동 중(1=가동)
1	회전 방향(0= CW, 1=CCW)
2	타코 초기화(1 =계수 초기화)
3	예비용
4	필드버스 최소/최대 속도 활성화(1 =활성화됨)
5	필드버스 유량 교정 활성화(1 =활성화됨)
6	누액 감지 센서 무시
7	유체 레벨 초기화
8	헤드 및 튜브
9-15	예비용

주기적 데이터 읽기(펌프에서 마스터로)		
16비트	바이트 1	상태 워드(상위 바이트)
	바이트 2	상태 워드(하위 바이트)
16비트	바이트 3	펌프헤드 속도 설정점(부호 없음)(상위 바이트)
	바이트 4	펌프헤드 속도 설정점(부호 없음)(하위 바이트)
16비트	바이트 5	가동 시간(상위 바이트)
	바이트 6	가동 시간(하위 바이트)
32비트	바이트 7	Tacho 카운터(상위 바이트)
	바이트 8	Tacho 카운터(하위 바이트)
	바이트 9	Tacho 카운터(상위 바이트)
	바이트 10	Tacho 카운터(하위 바이트)
16비트	바이트 11	데시 μ에서 펌프 토출 유량 교정(예: 4는 40μ를 나타냄)(상위 바이트)
	바이트 12	데시 μ에서 펌프 토출 유량 교정(예: 4는 40μ를 나타냄)(하위 바이트)
32비트	바이트 13	유량 레벨(상위 바이트)
	바이트 14	유량 레벨(하위 바이트)
	바이트 15	유량 레벨(상위 바이트)
	바이트 16	유량 레벨(하위 바이트)
32비트	바이트 17, 18, 19, 20	할당되지 않음
32비트	바이트 21, 22, 23, 24	할당되지 않음
32비트	바이트 25, 26, 27, 28	할당되지 않음

\*참고 - '펌프헤드 속도 설정점(부호 없음)'은 펌프가 프로피버스 모드에서 작동할 때의 속도를 나타냅니다.

이는 'rpm'단위의 정수로 표시되며, 펌프가 전달하는 프로피버스 '펌프헤드 속도 설정점'과 항상 일치합니다.

펌프의 유량을 확인하고 싶은 고객은 유량 계산을 위해 tacho 카운터(10중분 = 1회전에서 펌프헤드의 회전을 나타냄)와 회전값 당 μ(바이트 11, 12)를 사용해야 합니다.(

예를 들어, tacho 카운터를 0으로 재설정하고 1분동안 판독값의 변경 내용을 기록합니다. 그 다음:

유량 μ/min = (1분간 펌프헤드 회전수) x μ per 회전

= (1min / 10에서 tacho 카운터 변경값) x μ per 회전

상태 워드	
비트	설명
0	모터 가동 중(1=가동)
1	전역 오류 플래그(1 =오류)
2	필드버스 제어(1 = 활성화됨)
3	가드 (가드 활성화 모델만)(1=가드 열림)
4	과전류 에러
5	전압 부족 에러
6	과전압 에러
7	과열 에러
8	모터 정지
9	회전 속도계(Tacho) 결함
10	누액 감지됨
11	하위 설정점 - 범위 초과
12	상위 설정점 - 범위 초과
13	예비용
14	예비용
15	예비용

#### 14.11 장치 관련 진단 데이터

	바이트 1, 2, 3, 4, 5, 6*	의무 슬레이브 바이트
8비트	바이트 7	헤더 바이트
8비트	바이트 8	펌프 모델
8비트	바이트 9	펌프헤드
8비트	바이트 10	튜브 크기(상위 바이트)
8비트	바이트 11	튜브 크기(하위 바이트)
8비트	바이트 12	최소 속도(상위 바이트)
8비트	바이트 13	최소 속도(하위 바이트)
8비트	바이트 14	최대 속도(상위 바이트)
8비트	바이트 15	최대 속도(하위 바이트)
32비트	바이트 16, 17, 18, 19	소프트웨어 버전, 주 CPU
32비트	바이트 20, 21, 22, 23	소프트웨어 버전, HMI CPU
32비트	바이트 24, 25, 26, 27	소프트웨어 버전, 플래시
32비트	바이트 28, 29, 30, 31	소프트웨어 버전, 프로피버스 CPU

\*참고: 바이트 1-6은 사용한 마스터 시스템에 따라 보이지 않을 수도 있습니다.

#### 채널 관련 진단 데이터

바이트 1	헤더
바이트 2	채널 유형
바이트 3	채널 관련 오류 코드


채널 관련 진단 데이터	바이트 3
전역 에러	=0xA9 (일반 오류)
Over current	=0xA1 (회로 단락)
Under voltage	=0xA2 (저전압)
Over voltage	=0xA3 (과전압)
과열	=0xA5 (과열)
모터 실속	=0xA4 (과부하)
회전 속도계(Tacho) 결함	=0xB1 (장치 관련 0x11)
누액 감지됨	=0xB2 (장치 관련 0x12)
설정값 범위 초과 - 하한	=0xA8 (하한 초과)
설정값 범위 초과 - 상한	=0xA7 (상한 초과)
수위 경고	=0xB3 (장치 관련 0x15)


참고: 전역 오류 형식: 8비트 헤더, 8비트 채널 유형 및 8비트 오류 유형

이 펌프를 PROFIBUS 로 제어하면서 작동하는 것은 이 사용 설명서의 범위를 벗어납니다. 추가 정보는 PROFIBUS 네트워크 자료를 참조하십시오.

#### 표준 - 9 방향 D - 프로피버스 사용

펌프를 프로피버스 네트워크와 연결하는 작업은 펌프 후면(펌프가 N 변형인 경우 N 모듈 내)의 9 방향 D 커넥터를 통해 이루어집니다. PROFIBUS DP 설치에 사용하기에 적합한 케이블을 사용해야 합니다.

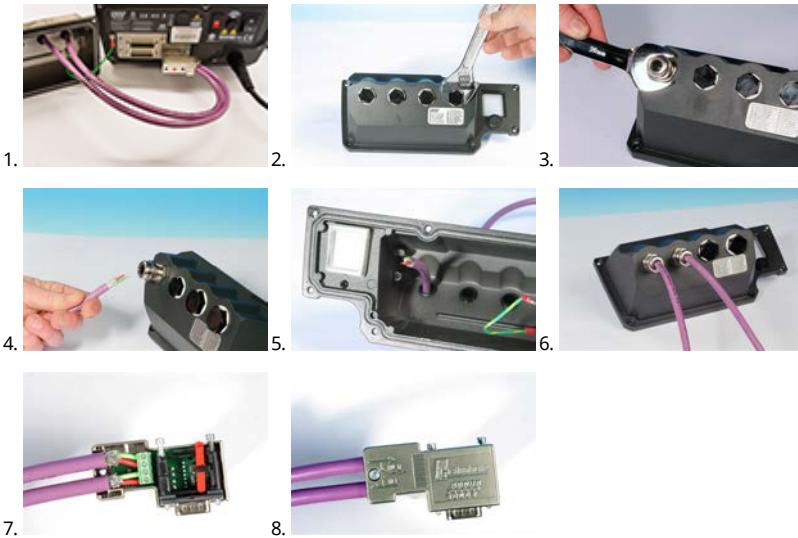

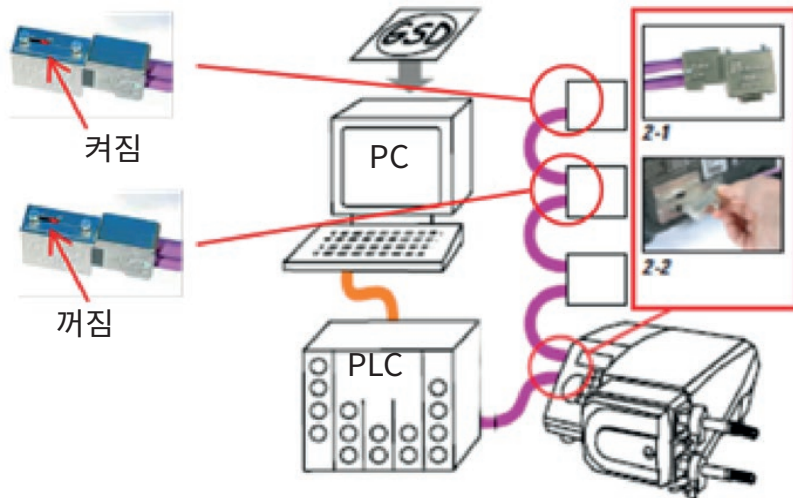

PROFIBUS 통신 케이블을 너무 많이 구부리지 마십시오.



PROFIBUS 배선 표준을 따르십시오.

## 14 처음으로 펌프 켜기

펌프의 전원을 켭니다. 펌프에서 Watson-Marlow 펌프 로고가 있는 시작 화면을 3초 동안 표시합니다.



### 14.1 표시 언어 선택

1. ^/v 키를 사용하여 원하는 언어를 선택하고 **SELECT**(선택)을 누릅니다.



2. 선택한 언어가 이제 화면에 표시됩니다. **CONFIRM**(확인)을 선택하여 계속합니다. 모든 텍스트가 이제 선택한 언어로 나타납니다.



3. 언어 선택 화면으로 돌아가려면 **REJECT**(취소)를 선택합니다. 이때 홈 화면으로 진행됩니다.





## 14.2 초기 운전 기본값

이 펌프는 아래 표와 같은 작동 매개변수로 미리 설정되어 있습니다.

매개변수	530 기본값
Language(언어)	설정되지 않음
기본 모드	수동
기본 수동 속도	220rpm
펌프 상태	정지됨
최대 속도	220rpm
방향	CW
Pumphead펌프헤드	520R2
튜브 크기	9.6mm
튜브 재질	Bioprene
Flow calibration(유량 교정)	15.12 ml/rev
Flow units(유량 단위)	rpm
SG 값	1
키패드 잠금	비활성화됨
자동 재시작	꺼짐
아날로그 신호 유형	mA
아날로그 스케일링 유형	mA
아날로그 최소 전류	5mA
아날로그 최대 전류	19mA
아날로그 최소 유량/rpm	0 rpm
아날로그 최대 유량/rpm	220rpm
신호음	켜짐
보안 코드	설정되지 않음
MemoDose 유량	선택한 펌프헤드의 중간 유량
MemoDose 체적	100ml
펌프 번호 전송 속도	9600
Stop bits(정지 비트)	2
Profibus 노드 주소	126
원격 시작/정지 입력	상위 = 정지
누액 감지기 입력	상위 = 누액
입력 4	비활성화됨
입력 5	비활성화됨
출력 1	가동/정지
출력 1 - 상태	상위 = 가동

매개변수	530 기본값
출력 2	방향
출력 2 - 상태	상위 = CW
출력 3	자동/수동
출력 3 - 상태	상위 = 자동
출력 4	일반 알람
출력 4 - 상태	상위 = 알람

펌프는 이제 위에 열거한 기본값에 따라 작동할 준비가 완료되었습니다.

참고: 화면 바탕색은 다음과 같이 가동 상태에 따라 바뀝니다.

- 흰색 바탕은 펌프가 정지했음을 나타냄
- 회색 바탕은 펌프가 가동 중임을 나타냄
- 빨간색 바탕은 오류 또는 알람을 나타냄

모든 작동 매개변수를 키로 눌러 변경할 수 있습니다("펌프 작동 " 페이지16).

오토리스타트 기능이 활성화되면 전원을 켜자마자 펌프가 작동하는 원인이 될 수 있습니다.



오토리스타트 기능은 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모드즈 모드에서만 작동합니다.

오토리스타트 기능이 활성화되면 "!" 심볼이 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(펌프는 이전 설정으로 재시작함).

오토리스타트 기능을 시간당 주 전원 시작 20회, . 자주 시동해야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.



펌프가 네트워크 모드 또는 아날로그 모드로 구성되어 있다면 전원을 켜 직후를 포함하여 언제든지 원격 명령에 응답합니다. "!" 기호가 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(예시: 키를 누르지 않고도 원격 설정 포인트로 펌프를 시작할 수 있음).

## 15 14 전원 투입 이후의 시퀀스 파워 사이클

전원 투입 이후의 순서는 시작 화면에서 홈 화면으로 전환됩니다.

- 펌프에서 전원 공급 시험을 실행하여 메모리와 하드웨어가 올바르게 기능을 발휘하는지 확인합니다. 결함이 발견되면 오류 코드가 표시됩니다.
- 펌프에서 Watson-Marlow Pumps 로고가 나타나는 시작 화면을 3초 동안 표시한 후 홈 화면을 표시합니다.
- 시작 기본값은 펌프가 마지막 꺼졌을 때 적용된 값입니다.

운전을 위한 매개변수가 펌프에 설정되어 있는지 확인하십시오. 펌프는 이제 작동할 준비가 완료되었습니다.

모든 작동 매개변수를 키로 눌러 변경할 수 있습니다("펌프 작동" 페이지16).

### 전원 차단

이 펌프에는 펌프 전원이 나갔을 때의 운전 상태로 복원하는 자동 재시작 기능이 있습니다(수동 모드, 네트워크 모드, 메모드스 작동에만 해당).

### 전원 정지/시작 주기

펌프 켜기/끄기를 수동으로든 또는 자동 재시작 기능을 통해서든 한시간에 20회, 수행하지 마십시오(수동모드, 네트워크 모드, 메모드스 작동에만 해당). 전원을 자주 껐다가 켜야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.



오토리스타트 기능이 활성화되면 전원을 켜자마자 펌프가 작동하는 원인이 될 수 있습니다.

오토리스타트 기능은 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모드스 모드에서만 작동합니다.

오토리스타트 기능이 활성화되면 "!" 심볼이 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(펌프는 이전 설정으로 재시작함).

오토리스타트 기능을 시간당 주 전원 시작 20회, 자주 시동해야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.



펌프가 네트워크 모드 또는 아날로그 모드로 구성되어 있다면 전원을 켜 직후를 포함하여 언제든지 원격 명령에 응답합니다. "!" 기호가 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(예시: 키를 누르지 않고도 원격 설정 포인트로 펌프를 시작할 수 있음).

## 16 모드 메뉴

Change mode(모드 변경) 메뉴를 표시하려면 **MODE**(모드)를 누릅니다.

^ 및 v키를 사용하여 사용 가능한 모드를 스크롤합니다.

- Manual(수동)(기본값)
- Flow calibration(유량 교정)
- PROFIBUS(프로피버스)
- CANCEL(취소)

**SELECT**(선택)를 사용하여 모드를 선택합니다. 모드 설정을 변경하려면 오른쪽 SETTINGS 키를 사용합니다.



## 17 수동

수동 모드에서 펌프의 모든 설정과 기능은 키를 눌러 설정하고 제어할 수 있습니다. "14 전원 투입 이후의 시퀀스 파워 사이클 " 페이지35에서 설명된 Auto restart(자동 다시 시작)이 활성화되지 않았다면 수동 모드 홈 화면이 표시됩니다.

오토리스타트 기능은 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모도즈 모드에서만 펌프 작동에 영향을 줍니다. 오토리스타트 기능이 활성화되고, 펌프가 이들 모드에서 작동 중이면, 전원이 다시 들어왔을 때 마지막 알려진 작동 상태로 돌아갑니다. 펌프를 가동하고 있을 때에는 시계 방향 화살표가 동영상으로 표시됩니다. 정상 작동 시 흐름 방향은 펌프헤드의 맨 위 포트에서 나와 맨 아래 포트에 들어갑니다.

만약 느낌표(!)가 표시되면, 이는 언제든지 펌프가 자동으로 작동할 수 있음을 의미합니다. 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모도즈 모드에서 '오토리스타트' 구성이 가능합니다. 자물쇠 아이콘이 나타나면 키패드 잠금이 켜져 있음을 나타냅니다.

### 17.1 START



현재 표시된 유량으로 펌프를 시작하며 화면 배경이 회색으로 바뀝니다. 펌프가 이미 작동 중이라면 이 키를 눌러도 아무런 변화가 없습니다.

## 17.2 정지



펌프를 정지합니다. 화면 배경이 흰색으로 바뀝니다. 펌프가 가동하고 있지 않을 때 이 키를 눌러도 아무런 변화가 없습니다.

## 17.3 유량 증가 및 감소



▲ 및 ▼ 키를 사용하여 유량을 증가 또는 감소시킵니다.

### 유량 감소

- 키를 한 번 누르면 선택한 유량 단위의 최소 유효 자리만큼 유량이 감소합니다.
- 필요한 경우 키를 반복해서 눌러 원하는 유량을 달성합니다.
- 키를 누르고 있으면 유량이 스크롤됩니다.

### 유량 증가

- 키를 한 번 누르면 선택한 유량 단위의 최소 유효 자리만큼 유량이 증가합니다.
- 필요한 경우 키를 반복해서 눌러 원하는 유량을 달성합니다.
- 키를 누르고 있으면 유량이 스크롤됩니다.

## 17.4 최대값 기능(수동 모드만 해당)



- **MAX**(최대값) 키를 누르고 있으면 최대 유량으로 가동합니다.
- 키를 놓으면 펌프가 정지합니다.
- **MAX**(최대값) 키를 누르고 있는 동안 분배된 분량과 경과한 시간이 표시됩니다.

## 18 Flow calibration(유량 교정)

이 펌프는 유량을 ml/min 단위로 표시합니다.

### 18.1 유량 교정 설정

▲/▼ 키를 사용하여 **Flow calibration**(유량 교정)으로 스크롤하고 **CALIBRATE**(교정)를 누릅니다.



▲/▼ 키를 사용하여 최대 유량 한계를 입력하고 **ENTER**를 누릅니다.





START(시작)를 눌러 교정할 유체를 펌핑합니다.



교정할 유체의 펌핑을 정지하려면 STOP(정지)을 누릅니다.



^/v 키를 사용하여 펌핑한 유체의 실제 양을 입력합니다.



새 교정을 수락하려면 **ACCEPT**(수락)를 누르거나 **RE-CALIBRATE**(다시 교정)를 눌러 절차를 반복합니다. 중지하려면 **HOME**(홈) 또는 **MODE**(모드)를 누릅니다.



이제 펌프가 교정되었습니다.

## 19 PROFIBUS(프로피버스)

### 19.1 MODE menu(모드 메뉴)

Change mode(모드 변경) 메뉴를 표시하려면 **MODE**(모드)를 누릅니다.

^ / v 키를 사용하여 사용 가능한 모드를 스크롤합니다.

- Manual(수동) (기본값)
- Flow calibration(유량 교정)
- PROFIBUS(프로피버스)
- CANCEL(취소)

**SELECT**(선택)를 사용하여 모드를 선택합니다. 모드 설정을 변경하려면 오른쪽 **SETTINGS** 키를 사용합니다.



### 19.2 PROFIBUS가 활성화되었을 때 수동 모드 작동

수동 모드에서 PROFIBUS가 활성화되면 아이콘 영역에 P 기호가 나타납니다. P는 데이터 교환이 있으면 흰색이며 데이터 교환이 없으면 빨간색입니다. 데이터 교환이 없으면 **INFO**(정보) 버튼이 빨간색 **BUS STATUS**(버스 상태)로 바뀝니다.

**BUS STATUS(버스 상태)**를 누르면 PROFIBUS STATUS(PROFIBUS 상태) 화면이 표시되며 배경이 펌프 상태를 나타냅니다. 이것은 치명적 에러가 아니므로 빨간색이 아닙니다. 펌프는 여전히 작동하고 있지만 마스터에게 진단 내용을 보내고 있지는 않습니다.



MODE(모드) 버튼을 누르면 PROFIBUS 설정과 스테이션 주소에 액세스할 수 있습니다. 메뉴가 열릴 때 일반적으로 펌프는 MANUAL(수동) 모드에 있지만 PROFIBUS와 통신은 이루어지지 않습니다. 펌프가 5분 동안 작동하지 않은 후 MANUAL(수동) 홈 화면으로 돌아가고 저장되지 않은 변경 내용이 제거되며, 여전히 통신이 이루어지지 않으면 빨간색 P 아이콘이 표시됩니다. PROFIBUS 통신 에러에 대한 자세한 내용은 "PROFIBUS 통신 에러" 페이지48를 참조하십시오.



### 19.3 PROFIBUS(프로피버스)

이 작동 모드에서 PROFIBUS 제어를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 펌프는 스테이션 주소를 펌프에서만 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 사용자는 이 모드에서 스테이션 주소를 설정할 수 있습니다.

**MODE(모드)**를 선택합니다.

▲ 및 ▼ 키를 사용하여 **PROFIBUS**로 스크롤하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



PROFIBUS가 활성화되지 않으면 아래 화면에 PROFIBUS를 활성화할 것을 확인하는(CONFIRM) 메시지가 표시됩니다.



PROFIBUS 홈 화면의 흰색 P 아이콘은 데이터 교환이 있음을 나타냅니다.



INFO 기능 키를 누르면 추가 정보가 표시됩니다.



## 19.4 펌프에서 PROFIBUS 스테이션 주소 할당

스테이션 주소는 PROFIBUS 설정에서만 지정할 수 있습니다. 스테이션 주소는 마스터에 의해 자동으로 할당할 수 없습니다.

**MODE(모드)**를 선택합니다.

^ 및 v 키를 사용하여 **PROFIBUS**로 스크롤하고 **SETTINGS(설정)**를 누릅니다.



^ 및 v 키를 사용하여 스테이션 주소를 1에서 125 범위(126은 기본 스테이션 주소임)에서 변경합니다. **FINISH(마침)**를 눌러 스테이션 주소를 설정하거나 **NEXT(다음)**를 눌러 PROFIBUS 통신을 활성화/비활성화합니다.



▲ 및 ▼ 키를 사용하여 PROFIBUS 통신을 활성화 또는 비활성화하고 **FINISH(마침)**를 누릅니다.




### 19.5 PROFIBUS 통신 에러

PROFIBUS 모드에서 아래 화면이 표시되며 P는 데이터 교환이 이루어지고 있음을 나타냅니다.





이 화면은 언제나 아래 그림과 같은 순서를 따르는 마스터 슬레이브 통신이 성공적으로 구현된 후에만 표시됩니다.

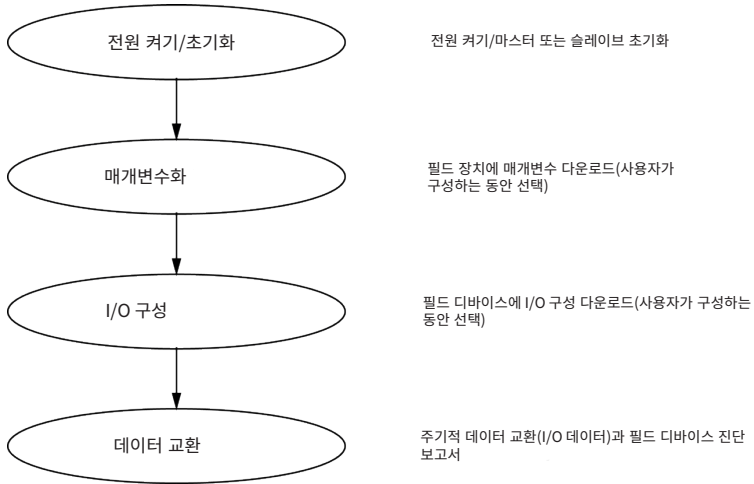

언제든지 데이터 교환이 상실되면 다음과 같은 BusError(버스 오류) 화면이 표시됩니다. 첫 번째 빨간색 점은 오류가 발생한 스테이지에 해당하며 이후 스테이지는 이 지점 전에 통신 순서가 중단되었기 때문에 빨간색 점을 나타냅니다.



화면에는 사용자가 PROFIBUS GSD(아래 참조) 내에서 장애 조치 기능을 설정한 방법에 따라 'Running(가동 중)' 또는 'Stopped(정지됨)'가 표시됩니다. MODE(모드) 버튼을 누르면 PROFIBUS 설정과 스테이션 주소에 액세스할 수 있습니다. 메뉴가 열릴 때 펌프는 여전히 PROFIBUS 버스 모드에 있지만 통신은 이루어지지 않습니다. 펌프가 5분 동안 작동하지 않은 후 홈 화면으로 돌아가고 저장되지 않은 변경 내용이 제거되며, 여전히 통신이 이루어지지 않으면 BUS ERROR(버스 오류) 화면이 표시됩니다.

## 19.6 PROFIBUS GSD 파일

일반 스테이션 데이터(GSD) 파일을 사용하여 530Bp, 530BpN, 630Bp, 630BpN 및 730BpN 펌프를 PROFIBUS DP V0 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이 파일은 펌프를 식별하며 통신 설정을 포함한 키 데이터, 수신할 수 있는 명령 및 조회 시 PROFIBUS 마스터에 전달할 수 있는 진단 정보를 포함하고 있습니다.

GSD 파일(WAMA0F70.GSD)은 Watson-Marlow 웹 사이트에서 다운로드하여 설치하거나 GSD 편집기 프로그램을 사용하여 이 설명서에서 직접 PROFIBUS 마스터에 입력할 수 있습니다.

참고: 펌프에 대한 데이터 흐름은 마스터 장치 공급자 간의 데이터 처리가 다르기 때문에 바이트를 뒤바꾸어야 할 수 있습니다.

```
;  
;*****  
;* ===== *  
;* *  
;* Watson-Marlow Bredel Pumps *  
;* Bickland Water Road *  
;* Falmouth *  
;* Cornwall *  
;* TR11 4RU *  
;* Tel.: +44(1326)370370 *  
;* FAX.: +44(1326)376009 *  
;* *  
;* ===== *  
;* Filename: WAMA0F70.GSD *  
;* GSD file version 3 from 2013-09-24 *  
;* ----- *  
;* *  
;*****  
#Profibus_DP  
GSD_Revision = 3  
Vendor_Name = "Watson Marlow"  
Model_Name = "530/630/730 Profibus Pumps"  
Revision = "Version 1.00"  
Ident_Number = 0x0F70  
Protocol_Ident = 0  
Station_Type = 0
```

FMS\_supp = 0  
Hardware\_Release = "V1.00"  
Software\_Release = "V1.00"  
Redundancy = 0  
Repeater\_Ctrl\_Sig = 0  
24V\_Pins = 0  
9.6\_supp = 1  
19.2\_supp = 1  
45.45\_supp = 1  
93.75\_supp = 1  
187.5\_supp = 1  
500\_supp = 1  
1.5M\_supp = 1  
3M\_supp = 1  
6M\_supp = 1  
12M\_supp = 1  
MaxTsdrr\_9.6=60  
MaxTsdrr\_19.2=60  
MaxTsdrr\_45.45=60  
MaxTsdrr\_93.75=60  
MaxTsdrr\_187.5=60  
MaxTsdrr\_500=100  
MaxTsdrr\_1.5M=150  
MaxTsdrr\_3M=250  
MaxTsdrr\_6M=450  
MaxTsdrr\_12M=800  
Slave\_Family = 0  
Implementation\_Type = "VPC3+S"  
Info\_Text="PROFICHIP: PROFIBUS DPV0 - slave, Watson Marlow 530/630/730 Profibus Pumps"  
Freeze\_Mode\_supp=1  
Sync\_Mode\_supp=1  
Fail\_Safe=1  
Auto\_Baud\_supp=1

```
Set_Slave_Add_supp=0
Min_Slave_Intervall=6
Modular_Station=0
Max_Diag_Data_Len=34
Max_User_Prm_Data_Len = 9
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
Module="WM Pump, 3/14 word out/in" 0x62,0x5D
1
EndModule
```

## 20 메인 메뉴

주 메뉴를 열려면 HOME(홈) 화면 또는 INFO(정보) 화면 중 하나에서 **MENU**(메뉴) 버튼을 누릅니다.



이때 아래와 같은 메인 메뉴가 표시됩니다.  $\wedge/\vee$  키를 사용하여 사용 가능한 옵션 사이로 선택 막대를 이동합니다.

옵션을 선택하려면 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

MENU(메뉴)를 호출한 화면으로 돌아가려면 **EXIT**(종료)를 누릅니다.



## 20.1 보안 설정

주 메뉴에서 **SECURITY SETTINGS**(보안 설정)를 선택하여 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

### 자동 키패드 잠금

자동 키패드 잠금을 켜거나/끄려면 **ENABLE**(활성화)/**DISABLE**(비활성화)을 누릅니다. 활성화된 경우 키패드는 아무 동작도 하지 않고 20초가 지난 후 '잠깁니다'.



키패드 잠금 이후 아무 키나 누르게 되면 아래 화면이 표시됩니다. 키패드를 잠금 해제하려면 **UNLOCK** (잠금 해제) 키 두 개를 함께 누릅니다.



운전 모드 홈 화면에는 자물쇠 아이콘이 나타나게 되고, 이 상태는 키패드 잠금이 활성화 되었음을 의미합니다.



참고로 STOP(정지) 키는 키패드가 잠겼는지 여부와 상관없이 항상 작동합니다.

### PIN 보호

PIN 보호를 켜거나/끄려면  $\wedge$  /  $\vee$  키를 사용하여 SECURITY SETTINGS(보안 설정) 메뉴에서 **PIN protection**(PIN 보호)을 선택하고 **ENABLE/DISABLE**(활성화/비활성화)을 누릅니다. PIN 보호가 활성화된 경우, PIN 잠금을 비활성화하려면 마스터 레벨 PIN이 필요합니다.

### 마스터 PIN 설정

마스터 PIN을 설정하면 모든 기능이 보호됩니다. 마스터는 선택적으로 두 명의 추가 운영자에 대한 기능을 활성화할 수 있습니다. 이들은 사용자 1 및 사용자 2로 정의되어 있습니다. 두 추가 사용자는 마스터 사용자가 자신에게 할당된 PIN 코드를 입력하여 이 기능에 액세스할 수 있습니다. 마스터 PIN을 설정하려면 마스터 레벨로 스크롤하고 **ENABLE**(활성화)을 누릅니다.



네 자리로 된 마스터 PIN을 정의하려면  $\wedge$  /  $\vee$  키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다



이제 **CONFIRM**(확인)을 눌러 입력한 숫자가 필요한 PIN인지 확인합니다. PIN 입력으로 돌아가려면 **CHANGE**(변경)를 누릅니다.





모든 기능에 액세스하도록 마스터 PIN이 적용되었음을 나타내는 다음 화면이 표시됩니다. **NEXT**(다음)를 눌러 선택적으로 사용자 1 및 사용자 2에 대한 기능 액세스를 활성화합니다.



### 사용자 1 보안 설정 구성

사용자 1이 강조 표시된 PIN PROTECTION(PIN 보호) 레벨 화면이 표시되면 **ENABLE**(활성화)을 눌러 사용자 1 보안 설정을 구성하거나 대체 사용자를 구성하도록 스크롤합니다.



사용자 1 보안 설정을 활성화하면 사용자 1에 대한 PIN 입력 화면이 표시됩니다. 네 자리로 된 사용자 1 PIN을 정의하려면 ^/√ 키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다



이제 **CONFIRM**(확인)을 눌러 입력한 숫자가 필요한 PIN인지 확인합니다. PIN 입력으로 돌아가려면 **CHANGE**(변경)를 누릅니다.



사용할 수 있는 기능을 정의하려면 ^/v 키를 사용하여 기능을 선택하고 **ENABLE**(활성화)을 누릅니다. 사용자 1 PIN을 사용하여 활성화된 기능에 액세스하고, 기능을 비활성화하고, 활성화된 기능을 강조하고, **DISABLE**(비활성화)을 누르는 것만 가능합니다. 모든 필요한 기능이 활성화되었을 때 **FINISH**(마침)를 누릅니다.



### 사용자 2 보안 설정 구성

사용자 2가 강조 표시된 PIN PROTECTION(PIN 보호) 레벨 화면이 표시되면 **ENABLE**(활성화)을 눌러 사용자 2 보안 설정을 구성하거나 대체 사용자를 구성하도록 스크롤합니다.



사용자 2 보안 설정을 활성화하면 사용자 2에 대한 PIN 입력 화면이 표시됩니다. 네 자리로 된 사용자 2 PIN을 정의하려면 ^/√ 키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다



사용할 수 있는 기능을 정의하려면 ^/√ 키를 사용하여 기능을 선택하고 **ENABLE**(활성화)을 누릅니다. 사용자 2 PIN을 사용하여 활성화된 기능에 액세스하고, 기능을 비활성화하고, 활성화된 기능을 강조하고, **DISABLE**(비활성화)을 누르는 것만 가능합니다. 모든 필요한 기능이 활성화되었을 때 **FINISH**(마침)를 누릅니다.



**참고:** 마스터가 사용자 1 및 사용자 2에 대한 보안 설정을 설정한 후에는 마스터 PIN만이 보안 설정에 액세스할 수 있습니다.

HOME(홈) 화면이 표시됩니다. 이제 모든 기능에 액세스하려면 PIN이 필요합니다. 마스터 PIN은 모든 펌프 기능에 액세스하며 사용자 1 및 사용자 2 PIN은 정의된 기능에만 액세스합니다. PIN을 입력하려면 ^ / v 키를 사용하여 0에서 9까지 각 숫자를 선택합니다. 필요한 숫자를 선택한 후 **NEXT DIGIT**(다음 숫자) 키를 누릅니다. 숫자 네 개를 선택한 후 **ENTER**를 누릅니다

틀린 PIN을 입력하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다. 참고: 이 화면은 입력한 PIN이 해당 기능에 액세스할 수 없는 경우에도 표시됩니다.



이미 사용 중인 PIN 번호를 입력하여 다음과 같은 화면이 표시되면 **CHANGE**(변경)를 눌러 대체 PIN을 입력하거나 **EXIT**(종료)를 눌러 중지합니다.



입력한 PIN이 기능에 액세스할 수 없으면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



### Keypad beep(키패드 경고음)

SECURITY(보안) 설정에서  $\wedge$ / $\vee$  키를 사용하여 Keypad beep(키패드 경고음)으로 스크롤하고 **ENABLE**(활성화)를 선택합니다. 이제 키를 누를 때 펌프에서 경고음이 울립니다.



## 시작 시 PIN 입력

시작 시 PIN 입력 설정을 사용하여 시작 중에 PIN 입력이 필요한지 여부를 선택하도록 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

이는 시작 후 PIN 코드의 입력이 오토리스타트 기능과 무관하다는 것을 의미합니다.

이 설정이 활성화되면 ✓ 전원을 껐다 켜 후 펌프가 흡 제어 화면으로 가기 전에 PIN 코드를 입력해야 합니다.

이 설정이 비활성화되면 ✕ 전원을 껐다 켜 후 펌프가 흡 제어 화면으로 가기 전에 PIN 코드를 입력할 필요가 없습니다.

전원을 껐다 켜 후 펌프의 오토리스타트 응답은 PIN 입력과 무관합니다.

이 기본 설정이 활성화되면 ✓ 펌프가 흡 제어 화면으로 가기 전에 전원을 껐다 켜 후 PIN 코드를 입력해야 합니다.

이 기능을 비활성화해도 PIN 코드 작동의 다른 내용은 변경되지 않습니다. 펌프 설정을 수정하려면 여전히 PIN 코드를 입력해야 합니다.

## 20.2 일반 설정

일반 설정 메뉴를 보려면 메인 메뉴에서 **GENERAL SETTINGS**(일반 설정)를 선택합니다.

### 자동 다시 시작

이 펌프는 오토리스타트 기능을 포함합니다. 이 설정은 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모도즈 모드에서만 작동합니다.

이 모드들에서 펌프가 작동 중이고 이 기능이 활성화되어 있으면('예'라고 구성됨), 전원을 껐다 켜었을 때 펌프가 응답하는 방법은 변경됩니다.

오토리스타트 기능이 활성화되면 전원이 나갔을 때 펌프는 현재 작동 설정을 기억하고 전원이 다시 들어오자마자 재시작합니다.

이 매개변수는 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모도즈 모드에서만 작동합니다.

!' 기호는 오토리스타트 기능이 활성화되어 예기치 않은 작동을 유발할 수 있는 방식으로 펌프가 구성되었음을 사용자에게 경고할 때에도 표시됩니다.

오토리스타트 기능을 켜거나 끄려면 **ENABLE/DISABLE** 을 누릅니다(수동 모드, 네트워크 모드 및 메모모드 기능만 해당).



오토리스타트 기능을 시간당 주 전원 시작 20회, 사용하지 마십시오. 자주 시동해야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.



오토리스타트 기능이 활성화되면 전원을 켜자마자 펌프가 작동하는 원인이 될 수 있습니다.

오토리스타트 기능은 수동 모드, 네트워크 모드 및 메모모드 모드에서만 작동합니다.

오토리스타트 기능이 활성화되면 "!" 심볼이 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(펌프는 이전 설정으로 재시작함).

오토리스타트 기능을 시간당 주 전원 시작 20회, 자주 시동해야 하는 경우 원격 제어를 권장합니다.



펌프가 네트워크 모드 또는 아날로그 모드로 구성되어 있다면 전원을 켜 직후를 포함하여 언제든지 원격 명령에 응답합니다. "!" 기호가 화면에 표시되어 수동 입력 없이도 펌프가 작동할 수 있음을 사용자에게 경고합니다(예시: 키를 누르지 않고도 원격 설정 포인트로 펌프를 시작할 수 있음).



! 기호는 언제든지 펌프가 원격으로 작동할 수 있다는 경고입니다. 이는 펌프가 원격 제어 모드(아날로그 및 네트워크 모드)일 때 항상 표시됩니다. 또한 오토리스타트 기능이 활성화되어 전원이 켜진 후 펌프가 작동할 수 있는 경우에도 표시됩니다(수동모드, 네트워크 모드 및 메모드즈에 적용됨).



### Flow units(유량 단위)

현재 설정된 유량 단위는 화면 오른쪽에 표시됩니다. 유량 단위를 변경하려면 선택 막대를 Flow units(유량 단위) 메뉴 항목 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

^/v 키를 사용하여 선택 막대를 필요한 유량 단위 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다. 이제 화면에 표시되는 모든 유량 단위는 선택된 단위가 됩니다.



질량 유량 단위를 선택하면 유체의 비중을 입력해야 합니다. 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



↑/↓ 키를 사용하여 비중의 값을 입력하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

### Pump label(펌프 라벨)

펌프 라벨은 홈 화면의 헤더 막대에 표시되는 사용자 정의 20자리 영숫자 라벨입니다. 펌프 라벨을 정의하거나 편집하려면 선택 막대를 Pump label(펌프 라벨) 메뉴 항목 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다. 펌프 라벨을 이전에 정의한 경우 편집할 수 있도록 화면이 표시되며, 그렇지 않은 경우 기본 라벨 "WATSON-MARLOW"가 표시됩니다.



^/v 키를 사용하여 각 자리에 사용 가능한 문자를 스크롤합니다. 사용 가능한 문자는 0-9, A-Z 및 SPACE (공백)입니다.

**NEXT**(다음)를 눌러 다음 문자로 이동하거나 **PREVIOUS**(이전)를 눌러 이전 문자로 이동합니다.



**FINISH**(마침)를 눌러 입력 내용을 저장하고 일반 설정 메뉴로 돌아갑니다.



## Pumphead type(펌프헤드 유형)

주 메뉴에서 GENERAL SETTINGS(일반 설정)를 선택합니다.

^/\v 키를 사용하여 선택 막대를 **Pumphead type(펌프헤드 유형)** 위로 이동하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다. 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



^/\v 키를 사용하여 선택 막대를 **Pumphead(펌프헤드)** 위로 이동하고 **SELECT(선택)**를 누릅니다.



▲/▼ 키를 사용하여 선택 막대를 필요한 펌프헤드 유형 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.




### 튜브 크기 및 튜브 재료

GENERAL SETTINGS(일반 설정)에서 **Tube size**(튜브 크기)를 선택한 다음 ▲/▼ 키를 사용하여 선택 막대를 **Bore size**(보어 크기) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



▲/▼ 키를 사용하여 선택 막대를 사용할 튜브 크기 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

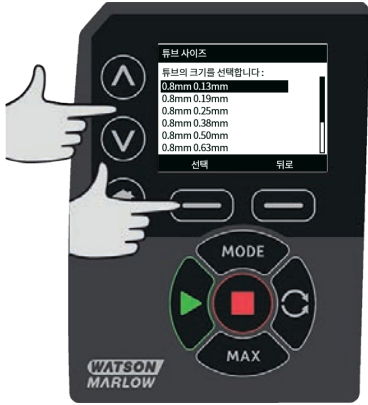

로드슈어 엘레멘트를 선택한 경우 튜브 크기가 압력 및 내경으로 표시됩니다.



이 화면에서 사용한 튜브 재료를 선택할 수도 있습니다.

^ / v 키를 사용하여 선택 막대를 **Tube material**(튜브 재료) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



^ / v 키를 사용하여 선택 막대를 사용할 튜브 재료 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.



PUMPHEAD MODEL(펌프헤드 모델) 화면에서 튜브 로트 번호를 나중에 참조하기 위해 기록할 수 있습니다. ^/v 키를 사용하여 선택 막대를 **Tube lot number**(튜브 로트 번호) 위로 이동하고 **SELECT**(선택)를 누릅니다.

^/v 키를 사용하여 각 자리에 사용 가능한 문자를 스크롤합니다. 사용 가능한 문자는 0-9, A-Z 및 공백입니다.

**NEXT**(다음)를 눌러 다음 문자로 이동하거나 **PREVIOUS**(이전)를 눌러 마지막 문자로 이동합니다.



**FINISH**(마침)를 눌러 입력 내용을 저장하고 일반 설정 메뉴로 돌아옵니다.

### Restore defaults(기본값 복원)

공장 기본 설정을 복원하려면 일반 설정 메뉴에서 **Restore defaults**(기본값 복원)를 선택합니다.

이 기능이 실수로 기본값 복원이 되지 않는지를 확인하는 화면이 2번 나타납니다.

**CONFIRM**(확인), **RE-CONFIRM**(다시 확인)을 차례로 눌러 기본값을 복원합니다.





## Language(언어)


펌프에 대해 대체 표시 언어를 선택하려면 General Settings(일반 설정) 메뉴에서 언어를 선택합니다. 언어를 변경 이전에 펌프를 정지시켜야 합니다.

^/∨ 키를 사용하여 선택 막대를 필요한 언어로 이동합니다. **SELECT**(선택)를 눌러 확인합니다.



이제 선택한 언어가 화면에 표시됩니다. **CONFIRM**(확인)을 눌러 계속하면, 이제 표시되는 모든 텍스트가 선택한 언어로 나타납니다.

언어 선택 화면으로 돌아가려면 **REJECT**(거부)를 누릅니다.

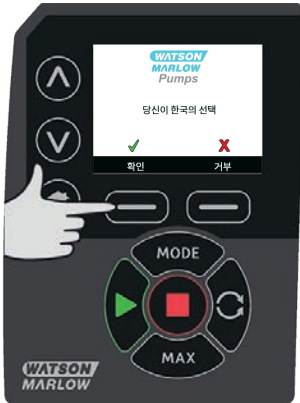

## MODE menu(모드 메뉴)

주 메뉴에서 **MODE**(모드) 메뉴를 선택하면 아래와 같은 하위 메뉴를 탐색하여 열 수 있습니다. 이 방법은 **MODE**(모드) 키를 누르는 것과 같습니다. 자세한 내용은 1페이지의 "Mode(모드) 메뉴"를 참조하십시오.

## 운전 시간 초기화

Control settings(제어 설정) 메뉴에서 **Reset run hours**(가동 시간 초기화)를 선택합니다.

**RESET**(초기화)을 선택하여 운전 시간 카운터를 0으로 만듭니다. 운전 시간 카운터는 홈 화면에서 **INFO**(정보)를 누르면 볼 수 있습니다. 다음과 같은 화면이 표시됩니다. **RESET**(초기화)을 눌러 가동 시간을 초기화하거나 **CANCEL**(취소)을 눌러 CONTROL SETTINGS(제어 설정) 메뉴로 돌아갑니다.





## 22 19 문제 해결

펌프를 켜를 때 디스플레이 화면에 아무것도 나타나지 않으면, 다음 사항을 확인하십시오.

- 펌프에 대한 주전원이 사용 가능한지 점검합니다.
- 콘센트(있는 경우)의 퓨즈를 점검합니다.
- 전압 선택기 스위치의 위치를 점검합니다.
- 펌프 후면의 주전원 스위치를 점검합니다.
- 펌프 뒤쪽 스위치판 중앙의 퓨즈 홀더에서 퓨즈를 점검합니다.

펌프는 운전되지만 유체 이송량이 적거나 전혀 없으면 다음 사항을 확인하십시오.

- 펌프에 유체가 공급되는지 점검합니다.
- 라인의 꼬이거나 막힌 부분을 점검합니다.
- 라인의 밸브가 열렸는지 확인합니다.
- 튜브와 로터가 펌프헤드에 있는지 점검합니다.
- 튜브가 갈라지거나 터졌는지 점검합니다.
- 올바른 벽 두께 튜브를 사용 중인지 점검합니다.
- 회전 방향을 확인합니다.
- 로터가 구동축에서 미끄러지지 않는지 점검합니다.

펌프가 켜지지만 가동되지 않음:

- 원격 정지 기능과 구성을 점검하십시오.
- 현재 모드를 점검합니다. 현재 아날로그 모드입니까?
- 수동 모드에서 펌프를 작동 및 가동해 보십시오.

펌프가 PROFIBUS 아래에서 제어할 수 없는 경우 다음 사항 점검:

- PROFIBUS 배선이 올바르게 설치되었는지 점검합니다.
- 펌프의 PROFIBUS 주소가 설정되고 PROFIBUS가 활성화되었는지 점검합니다.
- MODE(모드) 메뉴 또는 키를 사용하여 펌프가 PROFIBUS 제어로 전환되었는지 점검합니다.
- 펌프가 오류 메시지를 표시하지 않는지 점검합니다.
- PROFIBUS 마스터가 펌프 또는 펌프 연결의 문제를 진단하지 않았는지 점검합니다.

## 22.1 누액 감지

Watson-Marlow 누출 감지기가 펌프헤드에 결합되었는데 누출이 감지된 경우 펌프가 다음과 같은 메시지를 표시합니다.



튜브 또는 튜빙 엘레먼트를 교체하려면 "튜브 교체" 페이지82의 지침을 따르십시오.

펌프 전원이 복원되었을 때 이 메시지가 반복되면 누출 감지기가 깨끗하고 오물이 없는지 확인한 후 펌프 전원을 켜다가 켜십시오.

**참고:** 누액을 제거하고 확인 키를 누르지 않는 한 메시지는 계속 표시됩니다.

## 22.2 에러 코드

만약 내부 에러가 발생하면 빨간색의 에러 화면이 표시됩니다. 참고: 신호 범위 초과, 과대 신호 및 누출 감지 오류 화면에 외부 조건의 특성이 보고됩니다. 이 화면들은 깜빡이지 않습니다.

에러 코드	에러 상태	제안 조치
Er 0	FRAM write error	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 1	FRAM corruption	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 2	구동장치 업데이트 중의 플래시(FLASH) 쓰기 오류	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 3	FLASH corruption	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 4	FRAM shadow error	전원을 껐다가 켜서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er 9	모터 정지	펌프를 즉시 정지시키십시오. 펌프헤드와 튜브 상태를 확인하십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.
Er10	회전 속도계(Tacho) 결함	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원을 껐다가 켜면 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.

에러 코드	에러 상태	제안 조치
Er14	Speed error	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원을 껐다가 커먼 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.
Er15	Over current	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원을 껐다가 커먼 재설정될 수 있습니다. 또는 지원을 요청하십시오.
Er16	Over voltage	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원 공급을 확인하십시오. 전원을 껐다가 커먼 재설정될 수 있습니다.
Er17	Under voltage	펌프를 즉시 정지시키십시오. 전원 공급을 확인하십시오. 전원을 껐다가 커먼 재설정될 수 있습니다.
Er20	Signal out of range	아날로그 제어 신호 범위를 확인하십시오. 필요한 경우 신호를 트림(Trim)하십시오. 또는 지원을 요청하십시오.
Er21	Over signal	아날로그 제어 신호를 감소시키십시오.
Err50	Communication error (네트워크 오류가 아니라 내부 펌프 통신 오류)	전원을 껐다가 커서(OFF/ON) 초기화해 보십시오. 또는 지원을 요청하십시오.

## 22.3 기술 지원

Watson-Marlow Fluid Technology Group  
Falmouth, Cornwall  
TR11 4RU  
영국

해당 지역 Watson-Marlow 담당자에게 도움을 요청하십시오.  
[www.wmftg.com/contact](http://www.wmftg.com/contact)

## 23 드라이브 유지보수

펌프 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 수리를 위해 해당 지역의 Watson-Marlow 담당자와 연락하십시오.

## 24 드라이브 예비 부품

설명	부품 번호
교체 가능 주 퓨즈, 유형 T2, 2.5A H 250V 20mm(5개 들이 팩)	MNA2107A
풋(5개 들이 팩)	MNA2101A
모듈 실	MN2516B
모듈 스위치 커버	MN2505M
글랜드(STD)	GR0056
글랜드(EMC)	GR0075
밀봉 플러그	GR0057
밀봉 플러그 및 글랜드용 실링 와셔	GR0058
스냅 결합형 환기장치	MN2513B




## 25 21 펌프헤드 교체



가드 또는 트랙을 열거나 위치 지정, 탈거 또는 유지보수 작업을 수행하기 전에 언제나 펌프를 주전원에서 격리시킵니다.

### 25.1 21 펌프헤드 교체

520R

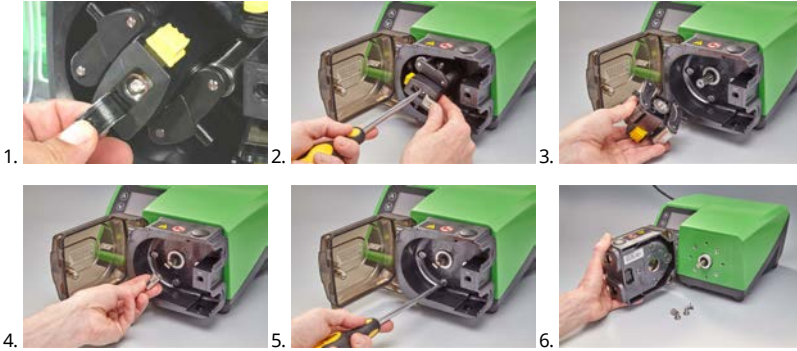


## 26 튜브 교체




가드 또는 트랙을 열거나 위치 지정, 탈거 또는 유지보수 작업을 수행하기 전에 언제나 펌프를 주전원에서 격리시킵니다.

### 26.1 연속 튜브

#### 520R 및 520R2

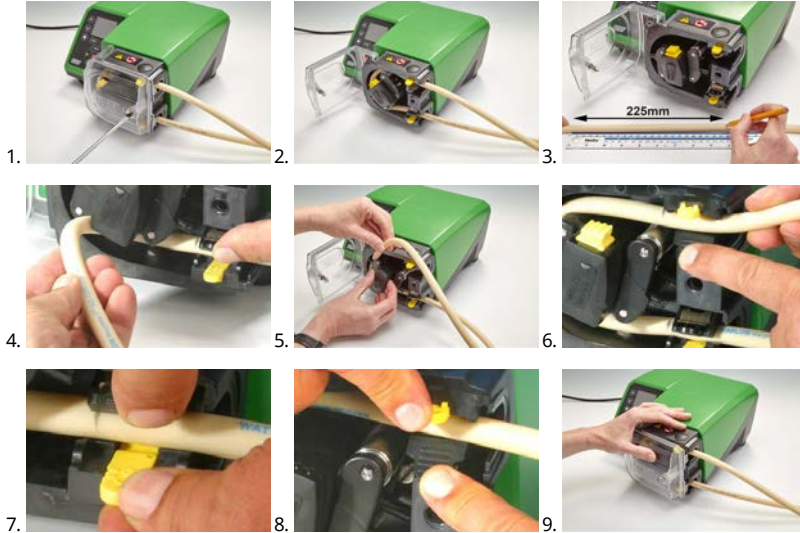

#### 505L

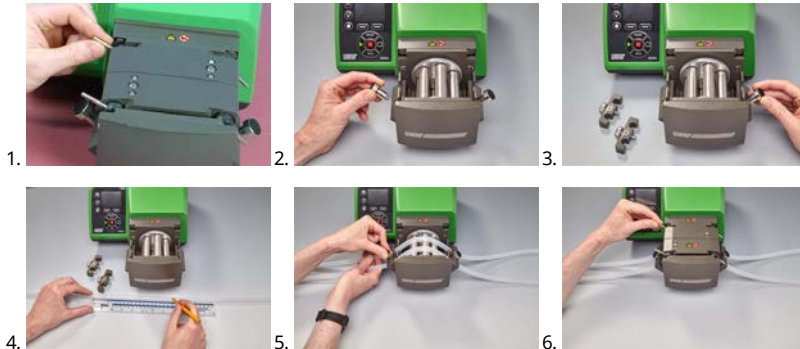


≤8.0mm=145mm,  
9.6mm=150mm

## 26.2 튜브 엘레먼트

회색	베이지색	파란색
>2 bar(30psi)	>4 bar(60psi)	>7 bar(100psi)
		

### 520REL, 520REM 및 520REH

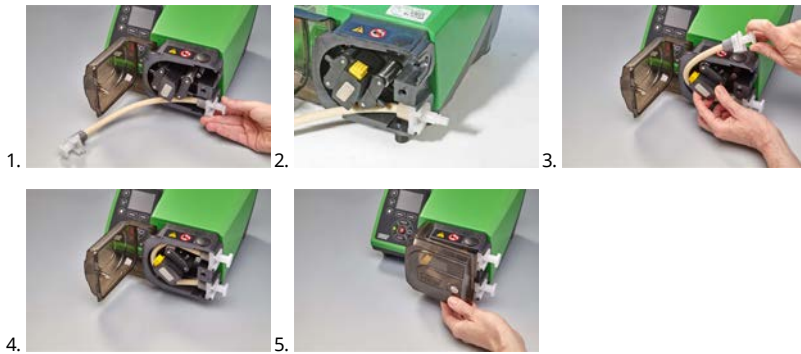

### 530 새니터리 커넥터



### 530 산업용 커넥터



505L




용제를 이용한 세척 일반 가이드

케미컬	세척 주의사항
지방족 탄화수소	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
방향족 탄화수소	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
켄톤 용제	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
할로겐화/염소화 용제	권장되지 않음: 폴리카보네이트 튜브 클램프 조정기와 폴리프로필렌 튜브 클램프 위치 지정장치에 위험할 수 있음.
알코올, 일반	주의가 필요하지 않습니다.
글리콜	로터 캡과 클러치 부트 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
에스테르 용제	가드를 탈거합니다. 로터 캡과 클러치 튜브 클램프 위치 캡 노출을 1분 미만으로 최소화합니다(부식 위험).
에테르 용제	권장되지 않음: 폴리카보네이트 튜브 클램프 조정기와 폴리프로필렌 튜브 클램프 위치 지정장치에 위험할 수 있음.

# 27 22 주문 정보

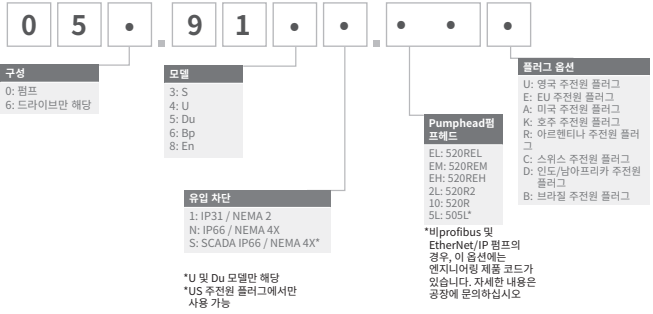

## 27.1 펌프 부품 번호





\*KROHNE 유량 센서에는 IP31과 결합한 특수 NEMA 모듈 059.911.F.100 Ethernet Watertight Module (530F) IP66 NEMA 4X가 필요합니다

## 27.2 튜빙 및 엘레먼트 부품 번호



### 520R 펌프헤드용 1.6mm 벽면 튜빙

					
mm	inch	#	Marprene	Bioprene	STA-PURE Series PFL
0.5	1/50	112	902.0005.016	933.0005.016	—
0.8	1/32	13	902.0008.016	933.0008.016	—
1.6	1/16	14	902.0016.016	933.0016.016	966.0016.016
3.2	1/8	16	902.0032.016	933.0032.016	966.0032.016
4.8	3/16	25	902.0048.016	933.0048.016	966.0048.016
6.4	1/4	17	902.0064.016	933.0064.016	966.0064.016
8.0	5/16	18	902.0080.016	933.0080.016	966.0080.016
mm	inch	#	STA-PURE 시리즈 PCS	Neoprene	
0.8	1/32	13	—	920.0008.016	
1.6	1/16	14	—	920.0016.016	
3.2	1/8	16	961.0016.016	920.0032.016	
4.8	3/16	25	961.0032.016	920.0048.016	
6.4	1/4	17	961.0048.016	920.0064.016	
8.0	5/16	18	961.0064.016	920.0080.016	
mm	inch	#	Pumpsil		
0.5	1/50	112	913.A005.016		
0.8	1/32	13	913.A008.016		
1.6	1/16	14	913.A016.016		
3.2	1/8	16	913.A032.016		
4.8	3/16	25	913.A048.016		

					
6.4	1/4	17	913.A064.016		
8.0	5/16	18	913.A080.016		

참고: 1.6mm 벽면 STA-PURE Series PFL 및 STA-PURE 시리즈 PCS 튜빙은 305mm 길이로 공급됩니다.

**520R2 펌프헤드용 2.4mm 벽면 튜빙**

					
<b>mm</b>	<b>inch</b>	<b>#</b>	<b>Marprene</b>	<b>Bioprene</b>	<b>Pumpsil</b>
0.5	1/50	—	—	—	913.A005.024
0.8	1/32	—	—	—	913.A008.024
1.6	1/16	119	902.0016.024	933.0016.024	913.A016.024
3.2	1/8	120	902.0032.024	933.0032.024	913.A032.024
4.8	3/16	15	902.0048.024	933.0048.024	913.A048.024
6.4	1/4	24	902.0064.024	933.0064.024	913.A064.024
8.0	5/16	121	902.0080.024	933.0080.024	913.A080.024
9.6	3/8	122	902.0096.024	933.0096.024	913.A096.024
<b>mm</b>	<b>inch</b>	<b>#</b>	<b>STA-PURE Series PFL</b>	<b>STA-PURE 시리즈 PCS</b>	
0.8	1/32	—	—	—	
1.6	1/16	119	966.0016.024	961.0016.024	
3.2	1/8	120	966.0032.024	961.0032.024	
4.8	3/16	15	966.0048.024	961.0048.024	
6.4	1/4	24	966.0064.024	961.0064.024	
8.0	5/16	121	966.0080.024	961.0080.024	


참고: 2.4mm 벽면 STA-PURE Series PFL 및 STA-PURE 시리즈 PCS 튜빙은 355mm 길이로 공급됩니다.

520RE 펌프헤드용 2.4mm 벽면 튜빙

0-2 bar(0-30 psi) 압력 정격 요소						
산업용						
mm	inch	#	Marpren TL	Pumpsil	Neoprene	
3.2	1/8	16	902.0032.PFQ	913.A032.PFQ	920.0032.PFQ	
6.4	1/4	17	902.0064.PFQ	913.A064.PFQ	920.0064.PFQ	
9.6	3/8	122	902.0096.PFQ	913.A096.PFQ	920.0096.PFQ	
새니터리						
mm	inch	#	Bioprene TL	Pumpsil	STA-PURE 시리즈 PCS	STA-PURE Series PFL
3.2	1/8	16	933.0032.PFT	913.A032.PFT	961.0032.PFT	966.0032.PFT
6.4	1/4	17	933.0064.PFT	913.A064.PFT	961.0064.PFT	966.0064.PFT
9.6	3/8	122	933.0096.PFT	913.A096.PFT	961.0096.PFT	966.0096.PFT
2-4 bar(30-60 psi) 압력 정격 요소						
산업용						
mm	inch	#	Marpren TM			
3.2	1/8	16	902.P032.PFQ			
6.4	1/4	17	902.P064.PFQ			
새니터리						
mm	inch	#	Bioprene TM		STA-PURE 시리즈 PCS	
3.2	1/8	16	933.P032.PFT		961.M032.PFT	
6.4	1/4	17	933.P064.PFT		961.M064.PFT	



**4-7 bar(60-100 psi) 압력 정격 요소**

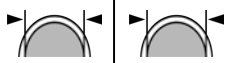


**산업용**

mm	inch	#	Marprene TH
3.2	1/8	16	902.H032.PFQ

**새니터리**

mm	inch	#	Bioprene TH	STA-PURE 시리즈 PCS
3.2	1/8	16	933.H032.PFT	961.H032.PFT

### 27.3 펌프헤드 예비 부품

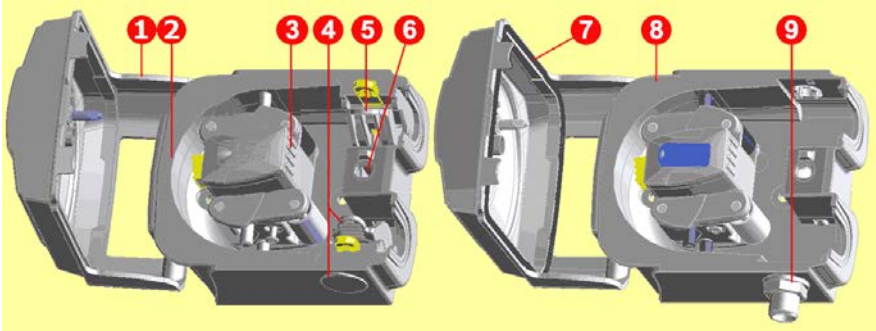

520R/520R2		520REL/520REM/520REH
어셈블리 번호	부품 번호	설명
	053.1011.100	520R
	053.1011.2L0	520R2
	053.1011.E00	520REL
	053.1011.EM0	520REM
	053.1011.EH0	520REH
1	MNA2050A (520R, 520R2)	공구로 잠금을 해제할 수 있는 래치가 있는 펌프헤드 가드
2	MNA2045A (520R, 520R2)	스프링 작동식 튜브 클램프가 있는 케이스형 펌프용 트랙 어셈블리
3	MNA2043A (520R - 1.6mm 벽면 튜브)	펌핑 롤러, 폴로워 롤러 및 튜브 가이드 롤러가 포함된 로터 어셈블리
	MNA2001 (520R2 - 2.4mm 벽면 튜브)	
	MNA2138A (회색) (520REL)	
	MNA2139A (베이지색) (520REM)	
	MNA2140A (파란색) (520REH)	

어셈블리 번호	부품 번호	설명
4	MNA2006A (520R, 520R2)	하단(왼쪽) 튜브 클램프 튜브 클램프 위치 플러그 배수 플러그
	MN2002M (520R, 520R2)	
	MN2131M (520RE)	
5	MNA2005A (520R, 520R2)	상단(오른쪽) 튜브 클램프
	MN2002M (520R, 520R2)	튜브 클램프 위치 플러그
6	MN2034B	가드 래치 스프링
	MN2005M	가드 래치 스프링 카트리지
7	MNA2147A (520RE)	씰 및 공구로 잠글 수 있는 래치가 있는 펌프헤드 가드
8	MNA2144A (520RE)	케이스형 펌프용 트랙 어셈블리
9	MN2023T 및 MN2003T(520RE)	배수 포트 및 너트

#### 27.4 펌핑 부속품

부속품	설명	부품 코드	펌프 호환성
520ANC	네트워크 케이블, RS232, 9핀 D-커넥터 포함	059.3121.000	530Du, 530Di
520ANX	9핀 D-커넥터 포함 네트워크 연장 케이블	059.3122.000	530Du, 530Di
520ANA	네트워크 어댑터, 25핀 대 9핀 D-커넥터	059.3123.000	
520AB	9핀 D-커넥터 포함 배치 기록 케이블	059.3125.000	530Di
520AF	25핀 D-커넥터 포함 풋 스위치	059.3002.000	530U, 530Du, 530Di
520AH	25핀 D-커넥터 포함 핸드 스위치	059.3022.000	530U, 530Du, 530Di
505LTC	505L 펌프헤드용 튜브 클램프 세트	059.4001.000	530Di

부속품	설명	부품 코드	펌프 호환성
505AS	필링 스탠드	059.5001.000	모든 모델
520AL	520AFN 필름 니들과 함께 사용하기 위한 분배 랜싯	059.5052.000	모든 모델
505AFN	필링 니들 세트	059.5101.000	모든 모델
	필링 니들 1.6mm 내경	059.5100.016	모든 모델
	필링 니들 3.2mm 내경	059.5100.032	모든 모델
	필링 니들 4.8mm 내경	059.5100.048	모든 모델
	필링 니들 6.4mm 내경	059.5100.064	모든 모델
	필링 니들 8.0mm 내경	059.5100.080	모든 모델
520AD	누출 감지기 키트	059.8121.000	530U, 530Du, 530Di
520AD	누출 감지기 키트	059.8131.000	530UN, 530DuN, 530DiN


## 28 23 성능 데이터

### 28.1 성능 곡선


서로 다른 구동 속도에서 펌프헤드에 대한 흡입 및 배출 압력의 유량입니다.

이 데이터는 주위 온도에서 물을 펌핑하면서 산출하였습니다.


**Marprene 연속 튜빙, 1.6mm 벽면, 200rpm, 시계 방향 회전**

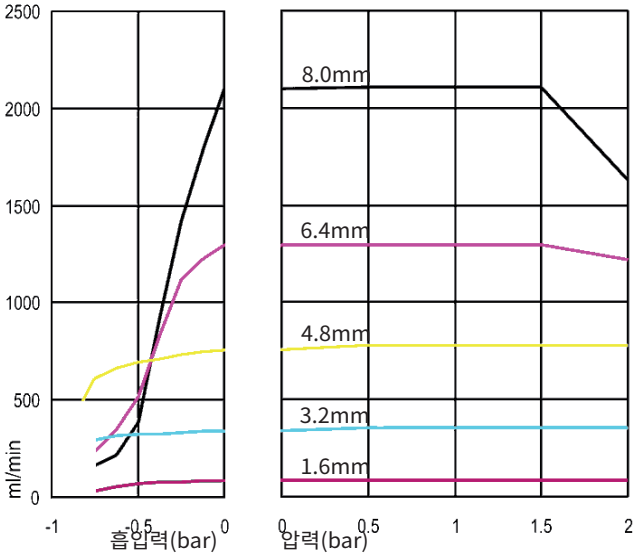


**Marprene 연속 튜빙, 1.6mm 벽면, 200rpm, 시계 반대 방향 회전**

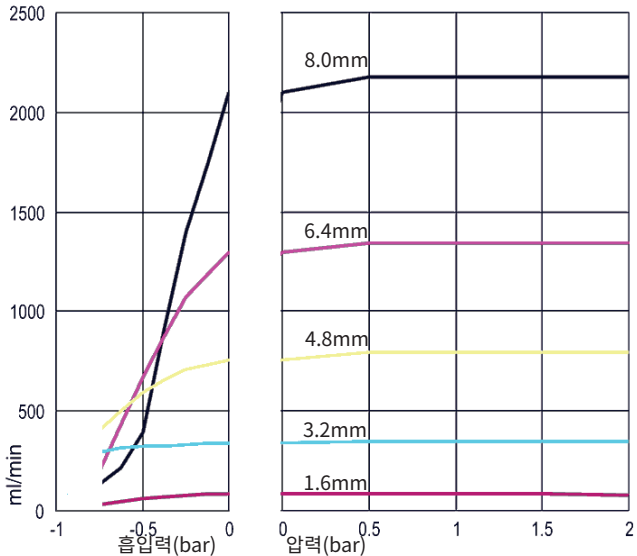


**Marprene 연속 튜빙, 2.4mm 벽면, 200rpm, 시계 방향 회전**

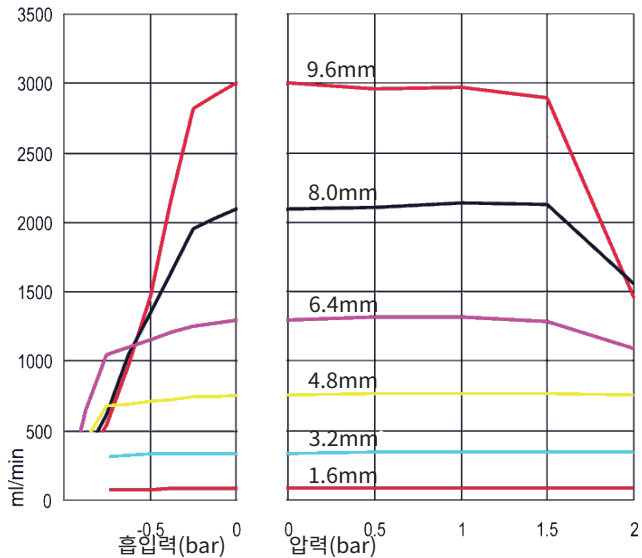


**Marprene 연속 튜빙, 2.4mm 벽면, 200rpm, 시계 반대 방향 회전**

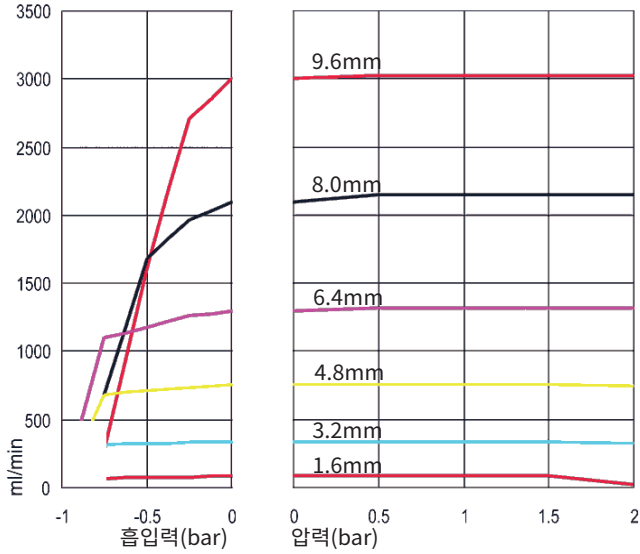


**Marprene TL 요소, 0-2 bar(0-30psi), 200rpm, 시계 반대 방향 회전**

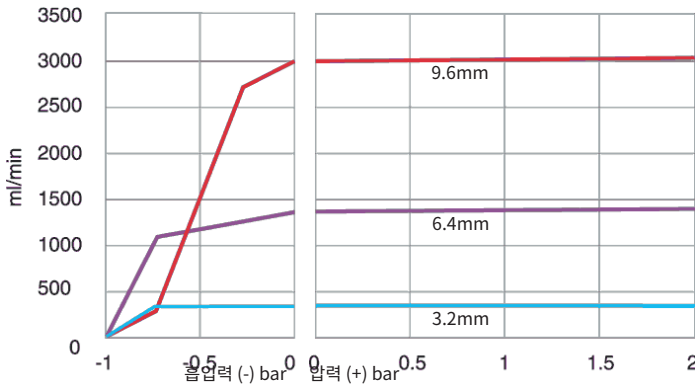

**Sta-Pure 요소, 0-2 bar(0-30psi), 200rpm, 시계 반대 방향 회전**

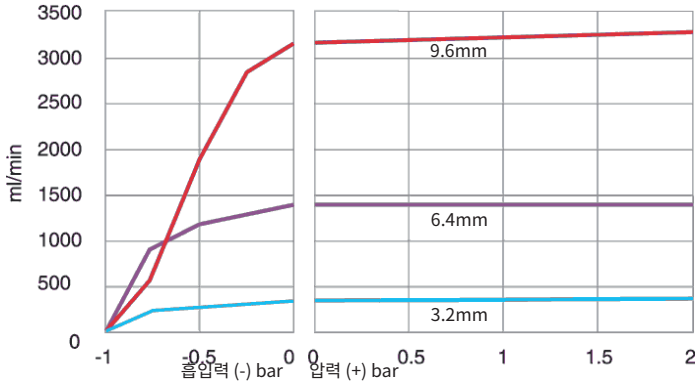


**Marprene TM 요소, 2-4 bar(20-60psi), 200rpm, 시계 반대 방향 회전**

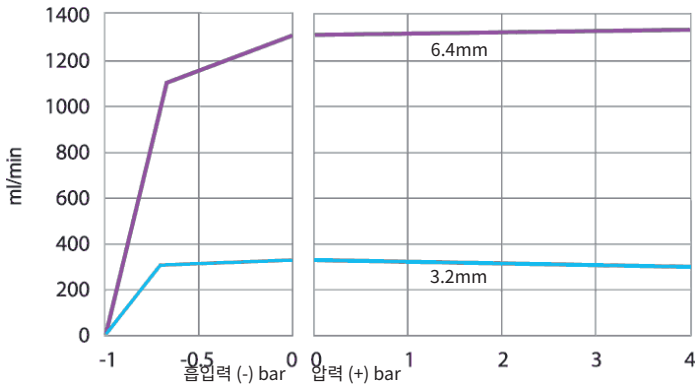




**Sta-Pure 요소, 2-4 bar(30-60psi), 200rpm, 시계 반대 방향 회전**

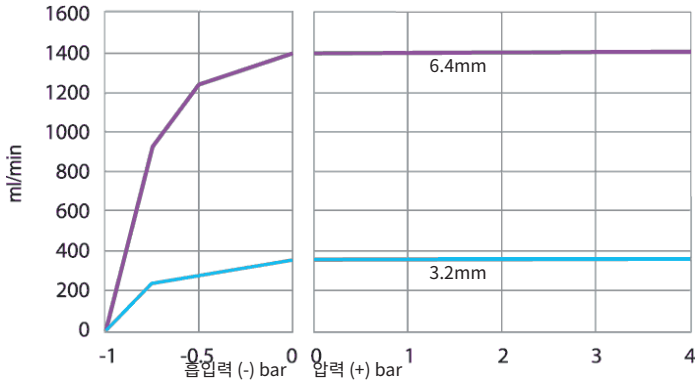

**Marprene TH 요소, 4-7 bar(60-100psi), 200rpm, 시계 반대 방향 회전**

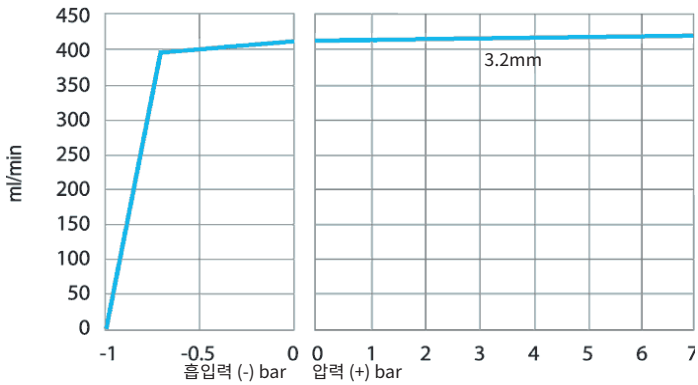

## 29 24 상표 등록

Watson-Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene  
은 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다.

STA-PURE 시리즈 PCS 및 STA-PURE 시리즈 PFL은 W.L.Gore and Associates의 상표입니다.

EtherNet/IP™은 ODVA, Inc의 상표입니다.

Studio 5000®은 Rockwell Automation의 상표입니다.

## 30 면책사항

이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Fluid Technology Group은 이 문서에 포함된 오류에 대해 책임지지 않으며 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다.

경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도에 사용해서는 안 됩니다.

## 31 25 발행 기록

모든 버전은 업데이트 되었으며, 하나의 단일 소스로 통합되어 2018년 9월 제 4호 발행

m-530bpn-gb-02 530 Bp/BpN 펌프

초판 발행 2015년 12월, 제2호 발행 2017년 5월

m-530en-01 530 EN 펌프

최초 발행 2020년 4월